


SARTORIUS

Cubis®
MCEモデル
セミマイクロ/分析/精密天びん

取扱説明書
取扱説明書(初版)

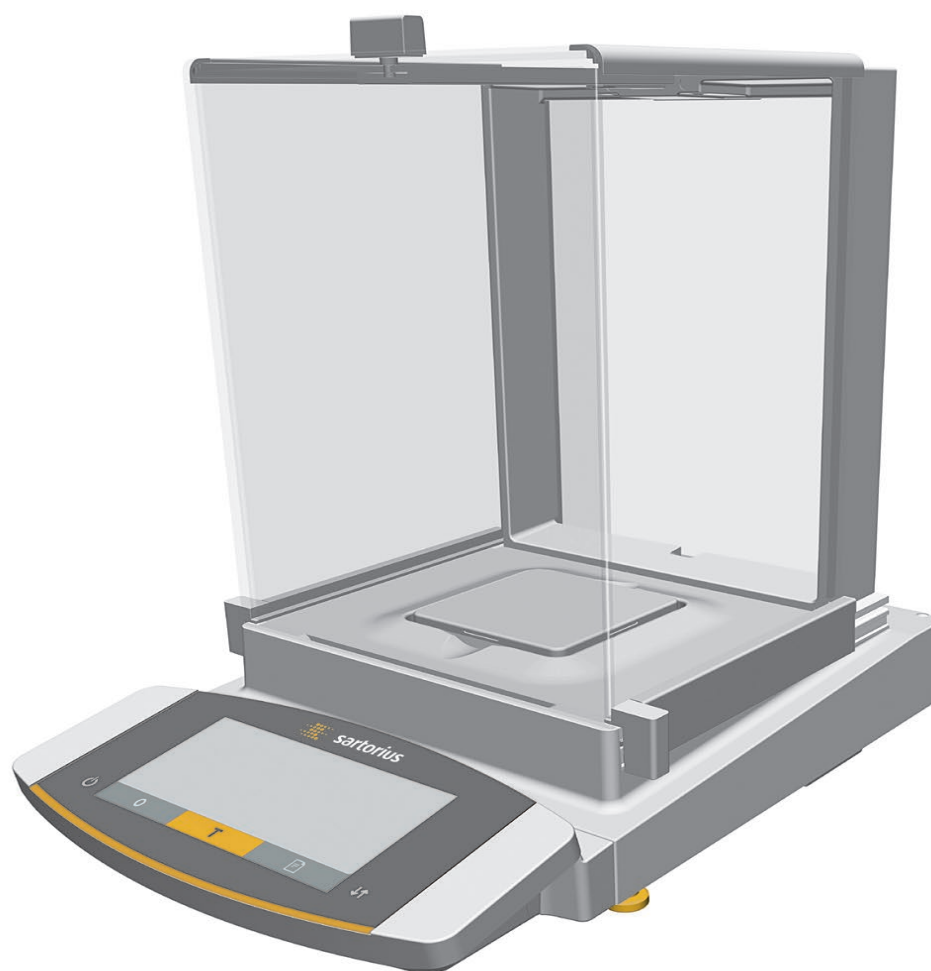

1000041866

目次

1 本取扱説明書について	5	5.7 フレーム風防付き機器の設置.....	32
1.1 対象範囲.....	5	5.7.1 ひょう量皿と関連構成部品の配置.....	32
1.2 使用している記号.....	5	5.8 電子モジュールの接続(セミマイクロ天びんのみ).....	32
1.2.1 取扱説明書の警告.....	5	5.9 ケーブル引込口の設定(手動分析風防付き機器のみ).....	33
1.2.2 その他の記号.....	5	5.10 環境順化.....	33
1.3 ターゲットグループ.....	6		
2 安全上の注意	7	6 はじめに	34
2.1 用途.....	7	6.1 電子構成部品の接続.....	34
2.2 作業員の適格性.....	7	6.2 ACアダプターの設置.....	34
2.3 本書の重要性.....	7	6.3 電源の接続.....	35
2.4 機器の正常な動作.....	8	7 システム設定	36
2.5 機器で使用する記号.....	8	7.1 システム設定の実行.....	36
2.6 電気装置.....	8	7.2 isoCAL機能のスイッチオフ.....	36
2.6.1 機器の電気装置の損傷.....	8	7.3 パラメタリスト.....	37
2.6.2 機器の電気装置での作業.....	8	7.3.1 「Setup」メインメニューのパラメータ.....	37
2.6.3 ACアダプターと電源ケーブル.....	8	7.3.2 「Device」メインメニューのパラメータ.....	40
2.7 緊急時の対処.....	8	7.3.3 「Data Output」メインメニューのパラメータ.....	44
2.8 アクセサリー、消耗品、スペアパーツ.....	9	7.3.4 「Applications」メインメニューのパラメータ.....	45
2.9 身体保護具.....	9	7.3.5 「Input」メインメニューのパラメータ.....	47
2.10 ガラスの破損.....	9	7.3.6 「Language」メインメニューのパラメータ.....	48
3 機器の説明	10	7.3.7 「Unit 1」、「Unit 2」、「Unit 3」、「Unit 4」の各アプリケーションメニューのパラメータ.....	48
3.1 機器の概要.....	10	8 操作	49
3.2 風防.....	11	8.1 機器のオン/オフ.....	49
3.3 ひょう量皿と関連構成部品.....	12	8.2 機器のレベリング.....	49
3.4 ひょう量モジュールの接続部と構成部品.....	13	8.3 電動風防の開閉(電動風防付き機器のみ).....	49
3.4.1 分析天びんと精密天びん.....	13	8.4 ひょう量の準備.....	50
3.4.2 電子モジュール搭載セミマイクロ天びん.....	13	8.5 ひょう量.....	50
3.5 電子モジュールの接続部と構成部品.....	14	8.6 校正、調整、および直線化の概要.....	50
3.6 制御ユニットの接続部.....	14	8.7 isoCAL機能による調整.....	51
3.7 適合性評価済み機器.....	15	8.8 機器の内部校正と調整.....	51
3.8 機器で使用する記号.....	15	8.9 機器の外部校正と調整(適合性評価済みモデルを除く).....	52
4 操作の概念	16	8.10 結果の印刷.....	54
4.1 ひょう量モードの操作ディスプレイ.....	16	8.11 IDマーキングを使用するひょう量と印刷.....	54
4.2 メニューの操作ディスプレイ.....	17	8.12 イオナイザーのオン/オフ(オプション).....	55
4.3 操作ディスプレイのボタンとキー.....	17	8.13 アプリケーションの実行(例).....	55
4.4 操作ディスプレイの表示.....	18	8.13.1 「重量単位の切り替え」機能の実行.....	55
4.5 メニュー構造.....	20	8.13.2 「統計」アプリケーションの実行.....	56
4.5.1 機器設定メニューの概要.....	20	9 クリーニングとメンテナンス	57
4.6 メニューのナビゲーション.....	24	9.1 分析風防またはフラットガラス風防付き機器の準備.....	57
5 設置	26	9.2 フレーム風防付き機器の準備.....	58
5.1 同梱物の内容.....	26	9.3 機器のクリーニング.....	58
5.2 設置場所の選定.....	26	9.4 機器の組立と接続.....	59
5.3 機器の開梱.....	27	9.5 メンテナンススケジュール.....	59
5.4 制御ユニットの取り外し.....	27	9.6 ソフトウェア更新プログラムの実行.....	60
5.4.1 制御ユニットの配置.....	27		
5.5 床下ひょう量の準備.....	28		
5.6 分析風防またはフラットガラス風防付き機器の設置.....	29		
5.6.1 ひょう量皿と関連構成部品の配置.....	29		
5.6.2 分析風防の設置.....	30		
5.6.3 フラットガラス風防の設置.....	31		

10 作動不良	61	15.8 推奨される校正用分銅	76
10.1 ステータスメッセージ	61	15.9 isoCAL機能	76
10.2 警告メッセージ	61	15.9.1 MCE225S MCE225P MCE125S	
10.3 トラブルシューティング	63	MCE125P MCE524S MCE524P	
11 使用の停止	64	MCE324S MCE324P MCE224S	
11.1 機器の使用停止	64	MCE124S MCE5203S MCE5203P	
12 運搬	64	MCE3203S MCE2203S MCE2203P	
12.1 機器の運搬	64	MCE1203Sモデル	76
13 保管と輸送	65	15.9.2 MCE5202S MCE623S MCE623P	
13.1 保管	65	MCE323Sモデル	77
13.2 機器と部品の返品	65	15.10 インターフェース	77
14 処分	66	15.10.1 COM-RS232インターフェースの仕様	77
14.1 汚染除去に関する情報	66	15.10.2 USB-Aインターフェースの仕様	77
14.2 機器と部品の処分	66	15.10.3 USB-Bインターフェースの仕様	77
14.2.1 処分に関する情報	66	16 アクセサリー	78
14.2.2 処分	66	16.1 アクセサリー	78
15 技術データ	67	16.1.1 プリンターと通信関連	78
15.1 寸法と重量	67	16.1.2 ディスプレイと入出力用機器	78
15.1.1 セミマイクロ天びん	67	16.1.3 ピペット校正ハードウェア	79
15.1.2 分析天びん	67	16.1.4 フィルター天びんと静電気防止アクセ	
15.1.3 精密天びん	67	サリー	79
15.2 電源	67	16.1.5 特殊用途	79
15.2.1 機器	67	16.1.6 ひょう量台	79
15.2.2 電源ユニット	68	16.1.7 ひょう量用アクセサリー	79
15.2.3 電気装置の安全性	68	16.1.8 試料ホルダー	80
15.2.4 電磁両立性	68	17 Sartorius Service	81
15.3 材料	69	18 適合と証明書	81
15.4 統合クロック	69	18.1 EU適合宣言	81
15.5 バックアップバッテリー	69		
15.6 周囲環境条件	69		
15.6.1 設置場所	69		
15.6.2 isoCAL機能を使用する室温	70		
15.6.3 保護等級	70		
15.7 計量データ	71		
15.7.1 MCE225S MCE225P MCE125S			
MCE125Pモデル	71		
15.7.2 MCE524S MCE524P MCE324S			
MCE324Pモデル	72		
15.7.3 MCE224S MCE124S MCE5203S			
MCE5203Pモデル	73		
15.7.4 MCE3203S MCE2203S MCE2203P			
MCE1203Sモデル	74		
15.7.5 MCE623S MCE623P MCE323S			
MCE5202Sモデル	75		

1 本取扱説明書について

1.1 対象範囲

本書は機器の一部です。本書の説明は、次のバージョンの機器に適用されます：

機器	モデル
Cubis® セミクロ天びん (手動または電動風防付き、イオナイザー搭載または非搭載)	MCE125P-... MCE125S-... MCE225P-... MCE225S-...
Cubis® 分析天びん (手動または電動風防付き、イオナイザー搭載または非搭載)	MCE124S-... MCE224S-... MCE324P-... MCE324S-... MCE524P-... MCE524S-...
Cubis® 精密天びん (フレーム風防、フラットガラス風防、手動または電動風防付き、イオナイザー搭載または非搭載)	MCE1203S-... MCE2203P-... MCE2203S-... MCE3203S-... MCE323S-... MCE5202S-... MCE5203P-... MCE5203S-... MCE623P-... MCE623S-...

1.2 使用している記号

1.2.1 取扱説明書の警告

⚠ 警告

回避しない場合に、死亡や重傷につながるリスクを伴う危険性を示します。

⚠ 注意

回避しない場合に、中程度の傷害や軽傷につながる危険性を示します。

注記

回避しない場合に、物的損害につながるリスクを伴う危険性を示します。

1.2.2 その他の記号

- ▶ 必要な処置：実行する必要がある処置について説明します。
- ▷ 結果：実行した処置の結果を表します。
- [] 括弧内のテキストは、制御および表示の要素を表します。
- [] 括弧内のテキストは、ステータス、警告、およびエラーのメッセージを表します。
- M** 適合性評価済み (検証済み) 機器の法定計量に関する情報を示します。本書では、適合性評価済み機器を「検証済み」とも表記します。

操作ディスプレイ上の数値

機器の操作ディスプレイ上の数値は、本書の記載と異なる場合があります。

1.3 ターゲットグループ

本書は、以下のターゲットグループを対象としています。各ターゲットグループには、以下に記載された知識が必要です。

ターゲットグループ 知識と責任

ユーザー	ユーザーは、機器の操作とそれに関連する作業プロセスに精通しています。機器の操作時に起こりうる危険を認識し、それらの危険の予防方法を知っています。 ユーザーは、機器の操作について研修を受けています。 研修は、操作技術者/主席研究員または機器のオペレーターによって実行されます。
オペレーター	機器のオペレーターは、安全要件と作業場の安全規制の順守に責任を持ちます。 オペレーターは、機器のすべての操作者が、確実に関連情報を入手でき、機器の操作についての研修を受けられるようにします。

2 安全上の注意

2.1 用途

本機器は、試験検査室で使用可能な高分解能天びんです。本機器は、液体、ペースト、粉末、固形状態にある物質の質量を正確に測定することを目的としています。

載せる材料のタイプに適した容器を使用する必要があります。機器は、スタンドアロンで使用したり、PC上で操作することができます。

本機器は、必ず本書に従ってご使用ください。これ以外の使用方法は、**不適切**とみなされます。

機器が正しく使用**されなかった**場合：機器の保護システムが機能しない場合があります。これは、予測不能なケガや物的損害につながる場合があります。

機器の操作条件

本機器を爆発の恐れがある環境で**使用しないでください**。本機器の使用は、屋内専用です。

本機器は、本書の技術データの章に記載されている装置と操作条件でのみ使用できます。

機器の改造

機器の改造や修理、または技術的変更は**行わないでください**。機器に改造や技術的変更を加えるには、事前にザルトリウスから書面で許可を得る必要があります。

2.2 作業員の適格性

機器を操作するすべての作業員は必要な知識と責任を持つ必要があります（第1.3 ターゲットグループ章（6ページ）を参照）。

本書に記載されている処置に資格が**示されていない**場合：記載されている処置は、「ユーザー」ターゲットグループを対象としています。

個々の処置を他のターゲットグループまたはSartorius Service担当者が実行する必要がある場合：処置の説明に、必要な資格が示されています。

2.3 本書の重要性

本書の説明に従わない場合、感電や機械的または化学的危険など、深刻な結果につながる恐れがあります。

- ▶ 機器を使用する前に：本書を最後までよくお読みください。
- ▶ 本書を紛失した場合：新しい説明書を申請するか、最新バージョンをザルトリウスWebサイト (www.sartorius.com) からダウンロードしてください。
- ▶ 本書に含まれている情報が、必ず機器を操作する人全員に伝わるようにします。

2.4 機器の正常な動作

機器の損傷や部品の摩耗は、作動不良につながったり、認識しにくい危険を引き起こす恐れがあります。

- ▶ 機器は、安全かつ正常に動作する場合にのみ操作してください。
- ▶ 作動不良や損傷がある場合は、すぐにSartorius Serviceに修理を依頼してください。

2.5 機器で使用される記号

機器に表示されるすべての記号（警告、安全ラベルなど）は、必ず判読しやすい状態にしておきます。

- ▶ 記号を隠したり、除去したり、修正したりしないでください。
- ▶ 判読しにくくなった場合は、記号を交換します。

2.6 電気装置

2.6.1 機器の電気装置の損傷

機器の電気装置の損傷（絶縁体の損傷など）は、生命を脅かす恐れがあります。電圧が印加されている部品への接触は、死亡事故に直結します。

- ▶ 機器の電気装置に欠陥がある場合は、機器を直ちに電源から外し、Sartorius Serviceに連絡してください。
- ▶ 活電部に水分を近づけないでください。水分は短絡の原因になります。

2.6.2 機器の電気装置での作業

本機器の電気装置の作業または変更は、Sartorius Service担当者のみが行うことができます。Sartorius Service担当者以外は、機器を開けることができません。

2.6.3 ACアダプターと電源ケーブル

不適切な（またはサイズが適正でない）電源ケーブルや、不適切な電源装置を使用すると、感電などの重傷につながる場合があります。

- ▶ 必ず付属の電源ケーブルと電源装置を使用してください。
- ▶ 電源装置または電源ケーブルを交換する必要がある場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。電源装置または電源ケーブルを、修理または改造しないでください。

2.7 緊急時の対処

作動不良や危険な状況などにより、ケガの危険が迫った場合、または機器損傷のリスクがある場合は、直ちに機器の操作を停止します。

- ▶ 電源ケーブルを外して、機器と電源装置の接続を切ります。
- ▶ Sartorius Serviceに作動不良の改善を依頼します。

2.8 アクセサリー、消耗品、スペアパーツ

不適切なアクセサリー、消耗品、およびスペアパーツの使用は、機器の機能と安全性に影響し、以下の結果をもたらすことがあります：

- ケガのリスク
 - 機器の損傷
 - 機器の作動不良
 - 機器の故障
- ▶ ギャルトリウス製のアクセサリー、消耗品、およびスペアパーツのみを使用してください。動作品質に関する情報は、ご要望に応じてギャルトリウスが提供します。
- ▶ 正常に動作する状態にあるアクセサリー、消耗品、スペアパーツのみを使用してください。

2.9 身体保護具

身体保護具は、使用する試料のもたらすリスクから人体を保護します。

- ▶ 機器を使用する作業場所または測定プロセスで、身体保護具が必要な場合：身体保護具を着用します。

2.10 ガラスの破損

ガラス製構成部品は、落下や不適切な取り扱いにより破損することがあります。ガラスの破片はケガの原因になります。

- ▶ 機器を持ち上げるときは、**風防ではなく必ず底部**を持ちます。
- ▶ 持ち上げて運搬する場合は、人やものに**妨害されない**場所を通ります。

3 機器の説明

3.1 機器の概要

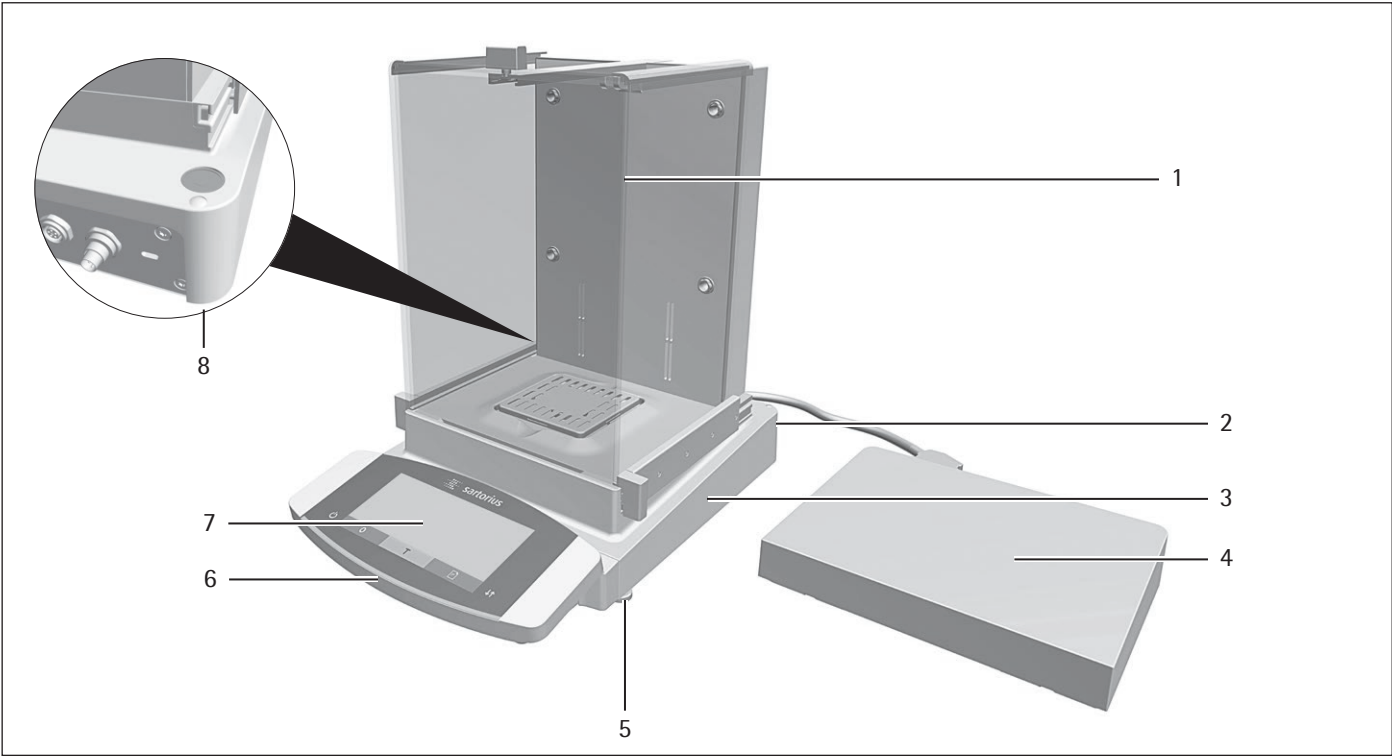


図 1: セミマイクロ天びん(電動風防付き、イオナイザーおよび電子モジュール搭載) (例)

位置	名称	説明
1	ひょう量室	
2	製造業者のIDラベル	図には 非表示
3	ひょう量モジュール	
4	電子モジュール	電子モジュール搭載セミマイクロ天びんのみ
5	レベリングフット	電動調整可能
6	制御ユニット	
7	操作ディスプレイ	タッチスクリーン
8	レベル	

3.2 風防

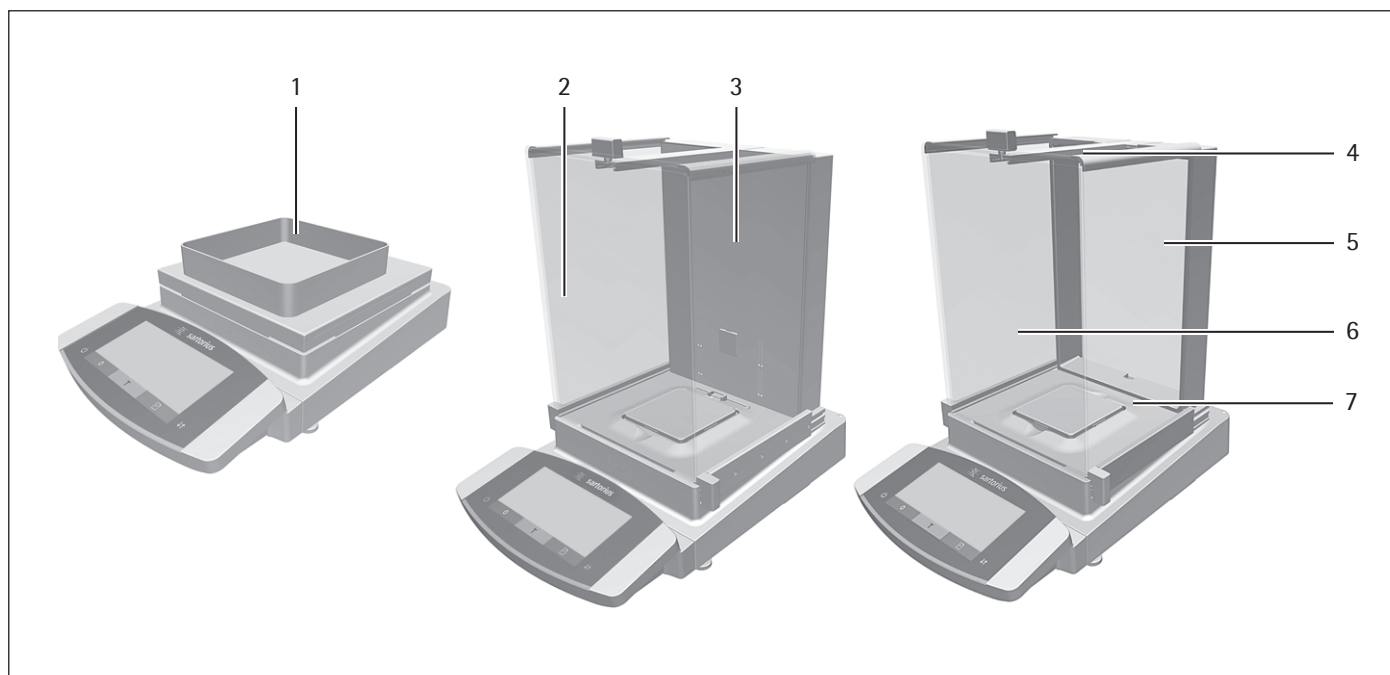


図2: フレーム風防付き精密天びん、電動分析風防付き分析天びん、手動分析風防付き分析天びん (例)

位置	名称	説明
1	フレーム風防	風防に設置します。
2	分析風防	上部パネルのドアハンドル、または側面パネルのドアハンドルで開きます。一部モデルは電動式。
3	ハウジング背面プレート	金属およびプラスチック部品を使用。
4	上部風防パネル	上部パネルの開放に使用。手動で開きます (一部モデルは電動式)。
5	背面パネル	ガラス
6	前面パネル	ガラス
7	側面パネル	手動で開きます (一部モデルは電動式)。

3.3 ひょう量皿と関連構成部品

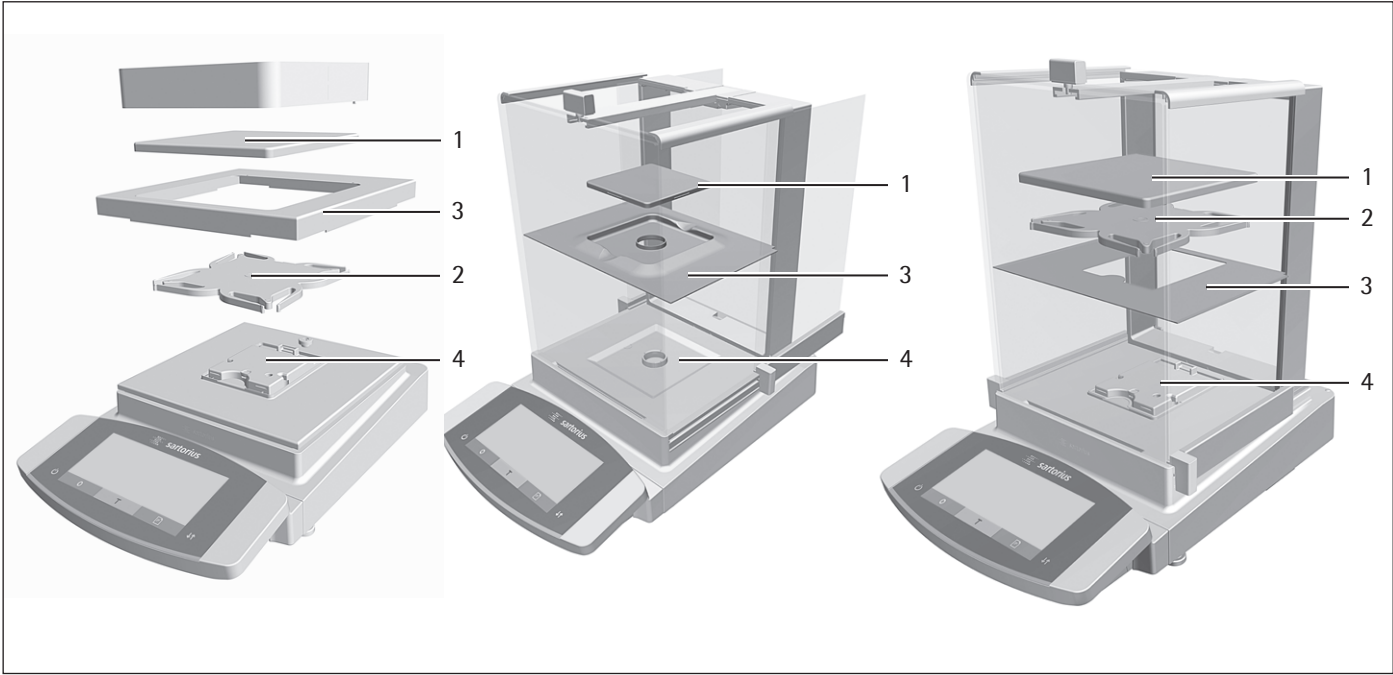


図 3: フレーム風防付き精密天びん、手動分析風防付き分析天びん、手動分析風防付き精密天びん (例)

位置	名称	説明
1	ひょう量皿	
2	パンサポート	パンサポート付きモデルのみ
3	シールドプレート	
4	ひょう量皿固定具	

3.4 ひょう量モジュールの接続部と構成部品

3.4.1 分析天びんと精密天びん

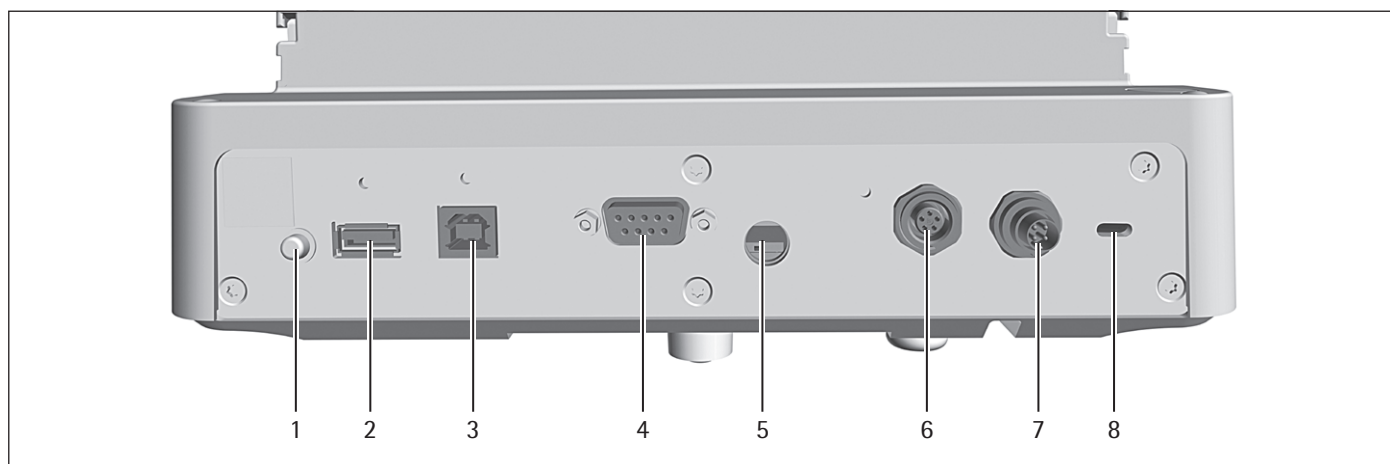


図4: 分析天びんと精密天びんのひょう量モジュール接続部

位置	名称	説明
1	オンキー	機器をスタンバイモードからオンに切り替えます。
2	USB-A接続	プリンター、およびUSB大容量記憶装置を通じたソフトウェア更新用。
3	USB-B接続	PC接続用。
4	COM-RS232接続	9ピン、PCまたはPLC接続用。
5	アクセススイッチ	機器設定の変更から機器を保護します。適合性評価済み機器では封印されています。
6	周辺機器接続	ザルトリウス製アクセサリ接続用。
7	電源	電源接続用。
8	スロット	「Kensington」盗難防止機器取り付け用。

3.4.2 電子モジュール搭載セミマイクロ天びん

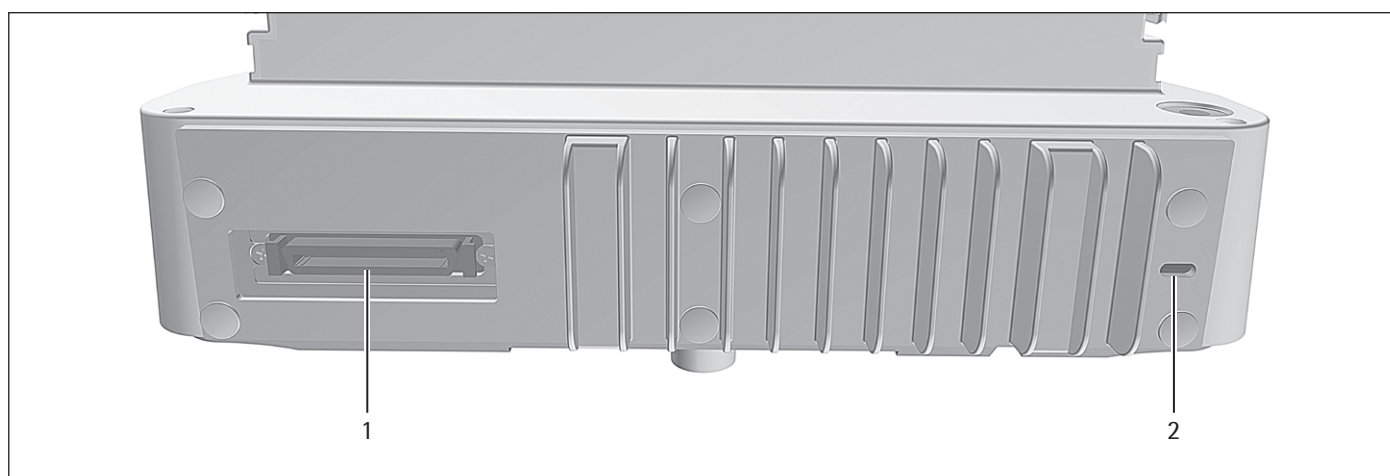


図5: 電子モジュール搭載セミマイクロ天びんのひょう量モジュール接続部

位置	名称	説明
1	電子モジュール接続部	電子モジュールとひょう量モジュールの接続用。
2	スロット	「Kensington」盗難防止機器取り付け用。

3.5 電子モジュールの接続部と構成部品

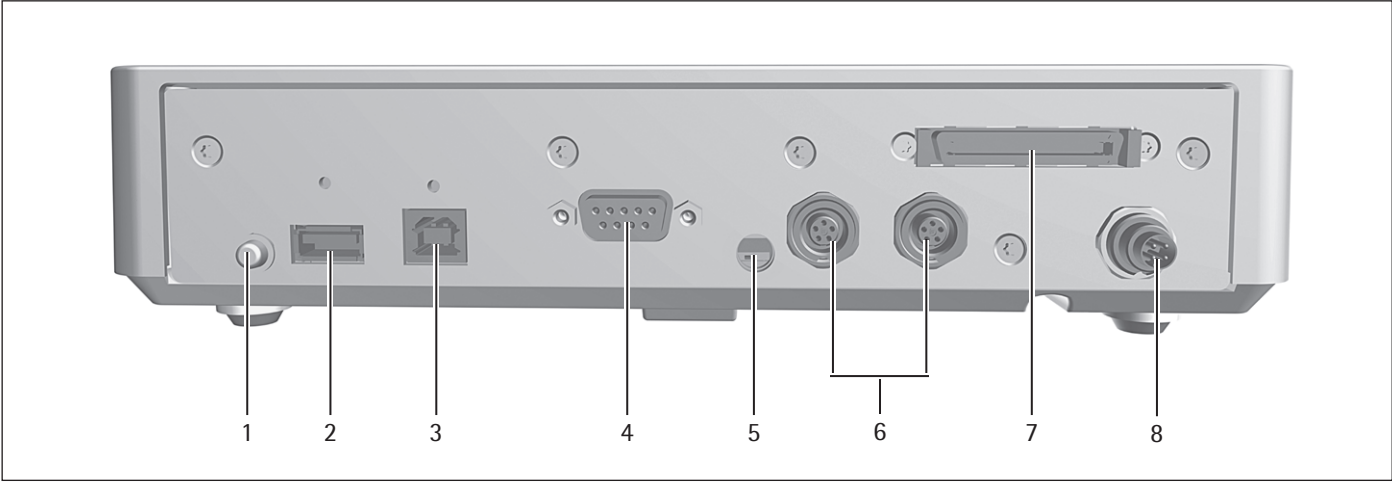


図 6: 電子モジュールの接続部

位置	名称	説明
1	オンキー	機器をスタンバイモードからオンに切り替えます。
2	USB-A接続	プリンター、およびUSB大容量記憶装置を通じたソフトウェア更新用。
3	USB-B接続	PC接続用。
4	COM-RS232接続	9ピン、PCまたはPLC接続用。
5	メニューアクセススイッチ	機器設定の変更から機器を保護します。適合性評価済み機器では封印されています。
6	周辺機器接続	ザルトリウス製アクセサリ接続用。
7	ひょう量モジュール接続	電子モジュールとひょう量モジュールの接続用。
8	電源	電源接続用

3.6 制御ユニットの接続部

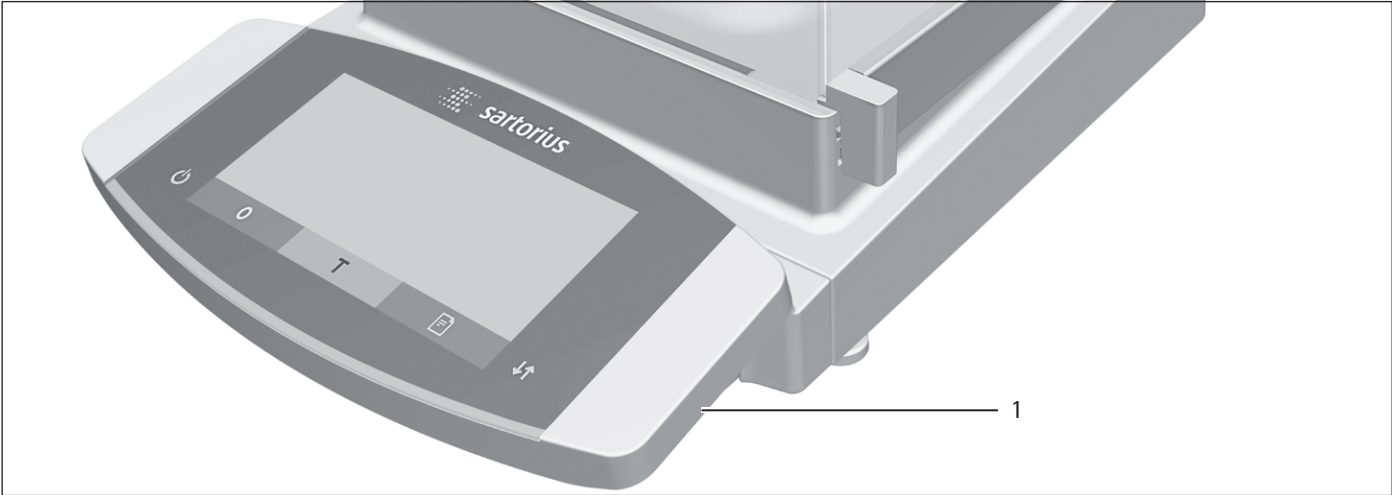


図 7: 制御ユニットの接続部

位置	名称	説明
1	USB接続	隠れ接続部、機能なし、Sartorius Service専用

3.7 適合性評価済み機器

適合性評価済みモデルの一部の設定は、ユーザーが変更できないよう保護されています（例：精度等級IIの機器の外部校正）。この措置は、法定計量に使用する場合の機器の適合性確保を目的としています。

3.8 機器で使用される記号

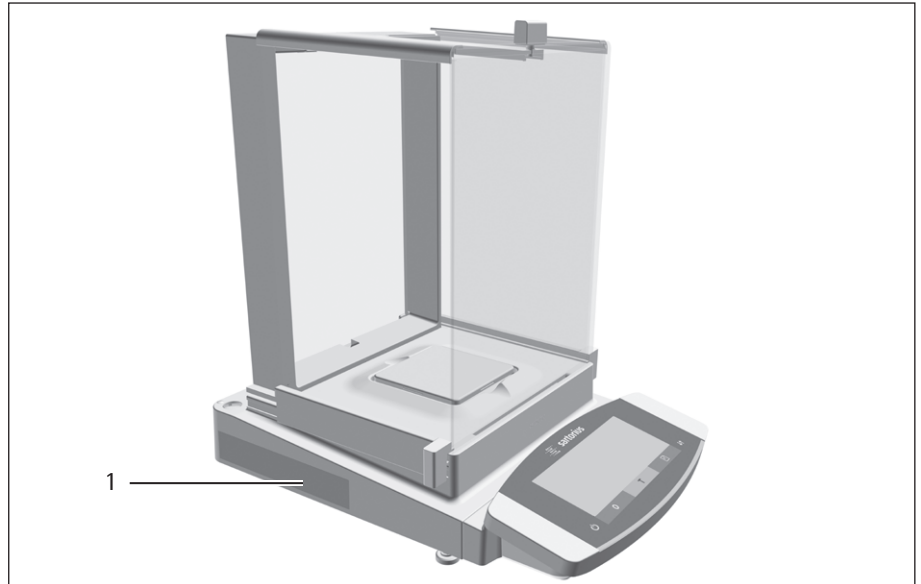


図8: 機器のIDラベル

位置	名称	説明
1	製造業者のIDラベル	機器の計量データを表示します。

記号	意味
	動作時は、機器の部品に通電していることがあります。そうした部品への接触や作業（メンテナンスや修理など）は、電気技師のみ行うことができます。

4 操作の概念

4.1 ひょう量モードの操作ディスプレイ

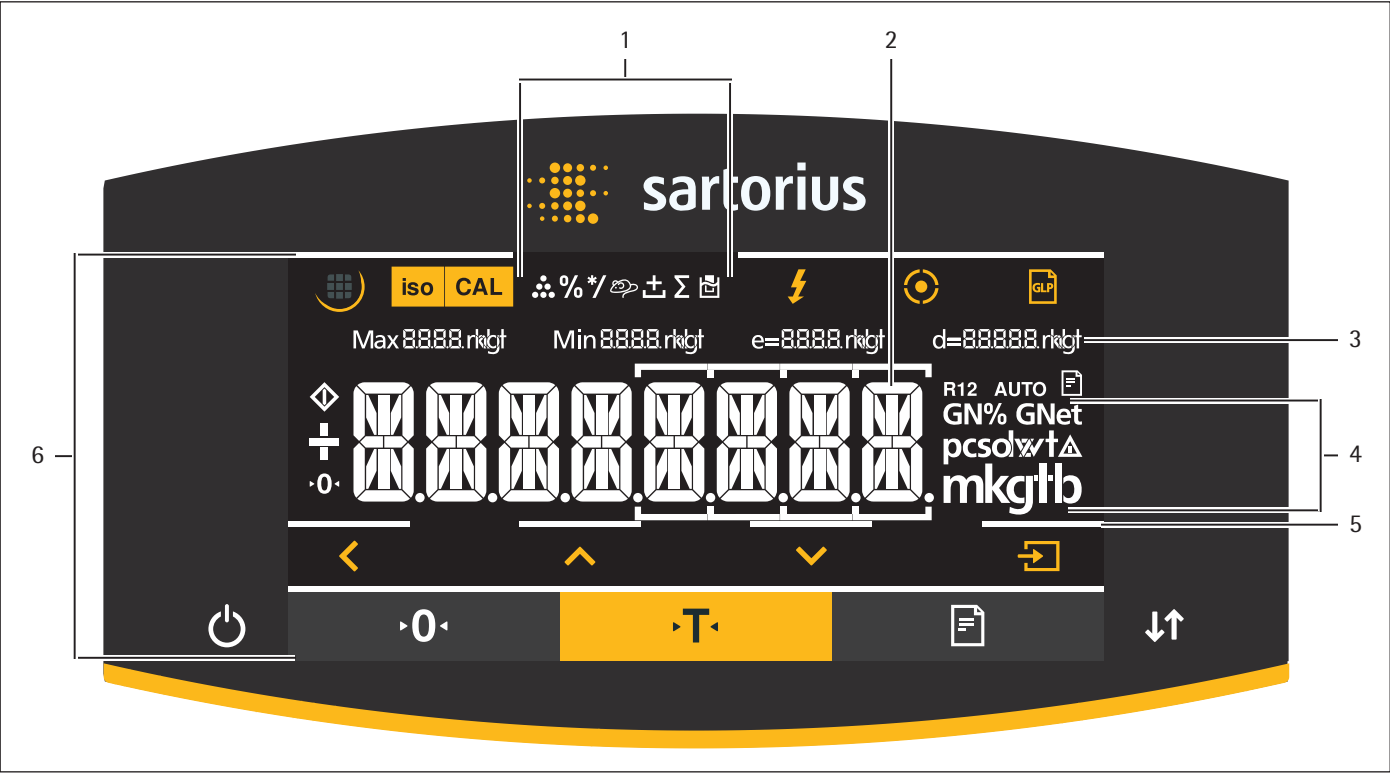


図 1: ひょう量モードの操作ディスプレイ (例)

位置	名称	説明
1	選択したアプリケーションの記号	
2	ひょう量値表示	選択した基本単位で表示されます。
3	計量データ	
4	重量単位	選択した基本単位を表示 (例: グラム、[g])。
5	タッチフィードバック表示	アクティブなボタンまたはキーを視覚的に示します。
6	操作および表示領域	

4.2 メニューの操作ディスプレイ

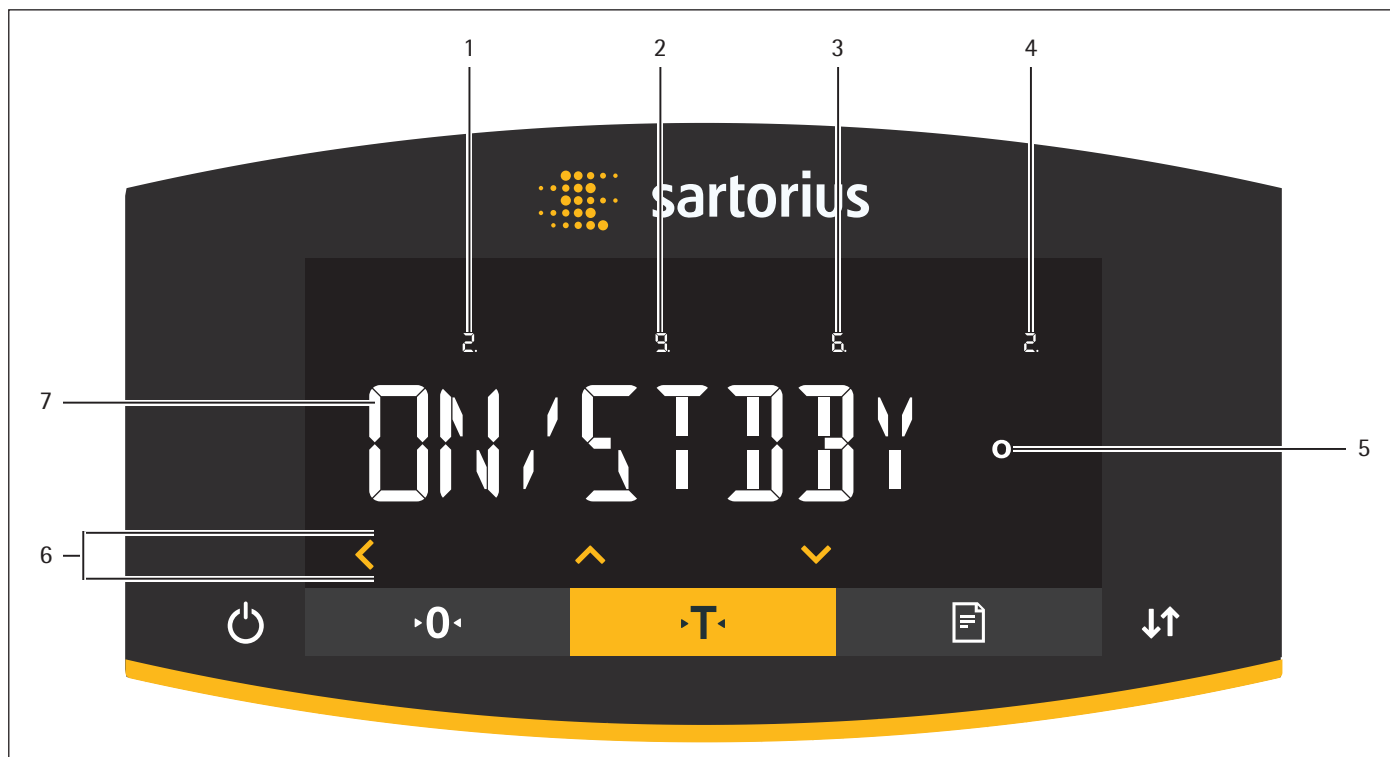


図2: メニューの操作ディスプレイ (例)

位置	名称	説明
1	第1メニューレベルの位置	最大4つのメニューレベルの表示メニューまたは構成値の位置を表示します。
2	第2メニューレベルの位置	
3	第3メニューレベルの位置	
4	第4メニューレベルの位置	
5	[Computed values] 表示	設定メニュー項目の表示
6	操作領域	
7	メニューまたは設定の名前	

4.3 操作ディスプレイのボタンとキー

位置	記号	名称	説明
1		[Menu] ボタン	ボタンを押すと:設定メニューが開きます。 ボタンを長押しすると:バージョン表示に切り替わります。
2		[isoCAL] ボタン	isoCAL機能を開始します。
3		[Adjust] ボタン	設定の校正および調整機能を開始します。
4		[Ionizer] ボタン	イオン化プロセスを開始します。
5		[Leveling] ボタン	レベリングプロセスを開始します。
6		[GLP] ボタン	- GLP印字を終了し、GLPフッターの印刷を開始します。 「正味合計」、「合計」、または「統計」アプリケーションがアクティブな場合:保存された値を印刷または削除して、アプリケーションを終了します。

位置	記号	名称	説明
7		[Toggle between weight units] ボタン	「重量単位の切り替え」機能がアクティブな場合: – ボタンを長押しすると:「重量単位の切り替え」機能メニューにアクセスします。 – ボタンを押すと:基本単位および最大4つのその他の単位の間で表示が切り替わります。
8		[Invalid weight value] ボタン	ひょう量モジュールに障害がある場合:その障害の原因を示します。
9		[Back] ボタン	– メニューで: – このボタンを押すと:前の表示に戻ります。 – ボタンを長押しすると:メニュー設定を保存します。 – 桁を入力する場合:前の桁の位置を選択します。 – アクティブなアプリケーションでは:アプリケーションを終了し、設定された参考値を削除します。
10		[Up] ボタン	– メニューで:メニューレベルまたは利用可能な構成値をスクロールします。 – 桁を入力する場合:表示される値を大きくします。
11		[Down] ボタン	– メニューで:メニューレベルまたは利用可能な構成値をスクロールします。 – 桁を入力する場合:表示される値を小さくします。 – アクティブアプリケーションのメイン画面で:参考値を設定する表示にアクセスします。
12		[Confirm] ボタン	– メニューで:表示されたメニューレベルにアクセスするか、または表示された構成値を確定します。 – 桁を入力する場合:次の桁の位置を選択します。 – アクティブアプリケーションのメイン画面で:アプリケーションプロセスを開始し、設定された参考値を保存します。
13		[On/Off] キー	キーを短く押すと:操作ディスプレイがオンに切り替わります。 キーを長押しすると:操作ディスプレイがオフに切り替わります。
14		[Zero] キー	機器をゼロ設定します。
15		[Tare] キー	テアーを開始します。
16		[Print] キー	測定値を統合データインターフェースにエクスポートします。
17		[Change] キー	– 電動風防付きモデルの場合:風防のドアを開閉します。 – 電動風防のないモデルで、「重量単位の切り替え」機能がアクティブな場合: – キーを短く押すと:設定した重量単位が切り替わります。 – キーを長押しすると:「重量単位の切り替え」機能メニューにアクセスします。

4.4 操作ディスプレイの表示

位置	記号	名称	説明
1		[Leveling] 表示	– 機器がレベリングされたことを示します。 – 中央の円が点滅している場合:機器が水平でないことを示します。
2		[Leveling] 表示	機器のレベリング中に点滅します。

位置	記号	名称	説明
3		[Counting] 表示	「計数」アプリケーションが選択されていることを示します。
4		[Weighing in percent] 表示	「%ひょう量」アプリケーションが選択されていることを示します。
5		[Calculation] 表示	「計算」アプリケーションが選択されていることを示します。
6		[Animal weighing] 表示	「動物ひょう量」アプリケーションが選択されていることを示します。
7		[Net-total] 表示	「正味合計」アプリケーションが選択されていることを示します。
8		[Totalizing] 表示	「合計」アプリケーションが選択されていることを示します。
9		[Density determination] 表示	「密度測定」アプリケーションが選択されていることを示します。
10		[Statistics] 表示	「統計」アプリケーションが選択されていることを示します。
11		[Busy] 表示	機器がコマンド処理中であることを示します。
12		[Sign] 表示	表示されている値が正か負かを示します。
13		[Zero] 表示	適合性評価済み機器の場合：機器がゼロ設定されていることを示します。
14		[AUTO] 表示	「動物ひょう量」アプリケーションが自動で開始することを示します。
15		[Data output] 表示	データ出力がアクティブであることを示します。
16		[Percent] 表示	パーセント値が表示されていることを示します。
17		[Net] 表示	正味値が表示されていることを示します。
18		[Computed value] 表示	- メニューでは：選択した構成値を特定します。 「計算」または「密度測定」アプリケーションがアクティブな場合：計算値が表示されていることを示します。
19		[Unit symbol] 表示	設定した重量単位 (例：「グラム」の[g]) を示します。
20		[Quantity] 表示	数量が表示されていることを示します。
21		[Invalid weight value] 表示	- 表示にひょう量値が含まれず、表示されているのはアプリケーション (例：「合計」アプリケーション) の計算結果であることを示します。 - 適合性評価済み機器の場合：障害を示します。[Change] キーを押すと、この障害の原因が表示されます。
22		[Directional arrows] 表示	傾斜センサーを使用したレベリングがアクティブな場合：レベリングフットの回転方向を表示します。

4.5 メニュー構造

4.5.1 機器設定メニューの概要

▶ メニューのナビゲーション (24ページの4.6章を参照)

レベル1	レベル2	レベル3	説明
SETUP	BALANCE	AMBIENT "Ambient conditions"	機器の設置場所の周囲環境条件を入力します。
		APP FILT. "Application filter"	表示の荷重変動を均一化します。荷重変動は、試料をひょう量皿に完全に配置してから、最終結果表示に至るまでの間に生じます。
		STABIL. "Stability range"	安定範囲の精度を定義します。重量単位の記号が表示された場合は、安定範囲で指定した範囲内でひょう量値が安定しています。
		ST.DEL. "Stability delay"	安定遅延の持続時間を定義します。信頼性のある結果を表示できるよう、安定遅延を使用して、機器震動での残余変動を調整します。
		ZERO/TAR. "Zeroing and taring"	ゼロ設定とテアーのトリガを定義します。
		AUTOZER. "Auto zero"	ゼロ表示の自動制御をアクティブ化/非アクティブ化します。表示のゼロ点を起点とする目量の1秒ごとのわずかな変動を、自動でゼロに設定します。
		UNIT	重量単位を定義します (例: グラム、キログラム、ポンド)。各国専用のモデルバージョンによっては、記載されたすべての重量単位が 利用できない 場合もあります。ベリフィケーションに関する国の法律によっては、適合性評価済み機器で、一部の重量単位が使用できない場合があります。
		DISP.DIG.	小数桁をすべて表示するかどうかを定義します。表示精度を低くすると、表示が速くなります。設定オプションは、適合性評価済み機器では使用できません。
		CAL/ADJ. "Adjust"	[Adjust] ボタンの機能を定義します。
		CAL.SEQ. "Calibration sequence"	「校正と調整」機能の順序を定義します。
		ON Z/T Tare/zero at power on	機器始動時の自動テアーをアクティブ化/非アクティブ化します。
		ISOCAL	isoCAL機能を構成します。
		CAL.UNIT "Calibration weight unit"	校正ひょう量の重量単位を定義します。
	GEN.SERV. "General services"	MEN.RESET "Menu reset"	メニューを工場設定にリセットします。

レベル1	レベル2	レベル3	説明
DEVICE	RS-232 "COM-RS232, 9-pin"	DAT.REC.	接続した機器の通信プロトコルを設定します。
		BAUD	接続した機器のボーレートを設定します。
		PARITY	接続した機器のパリティを設定します。
		STOPBIT	ストップビット数を設定します。
		HANDSHK.	天びんと機器の間のハンドシェイクを設定します。
		DATABIT	データビット数を設定します。
	PC-USB "USB-B (Device/Slave)"	DAT.REC.	接続したPCの通信プロトコルを設定します。
		BAUD	接続したPCのボーレートを設定します。
		PARITY	接続したPCのパリティを設定します。
		STOPBIT	ストップビット数を設定します。
		HANDSHK.	機器と接続したPCの間のハンドシェイクを設定します。
		DATABIT	データビット数を設定します。
	USB "USB-A (Host/Master)"	DEV.USED "Device in use"	USB-A経由で接続した機器を表示します。
	D.SHIELD "Draft shield" 電動風防付き機器のみ。	CONTROL	電動風防をアクティブ化/非アクティブ化します。
		IONIZER	イオナイザー搭載機器のみ: 風防を閉じた後にイオン化プロセスを開始するかどうかを定義します。
		INT.ADJ.	内部調整開始時の風防の機能を定義します。
	IONIZER "Ionizer" イオナイザー搭載機器のみ。	POWER	イオン化プロセスの強度を定義します。
		DURATION	イオン化プロセスの持続時間を秒単位で定義します。
	LEVELING "Leveling"	LEVEL	統合傾斜センサーの設定を定義します。
		START	自動レベリングのトリガを定義します。
	MOTION.S. "Motion sensor"	CONTROL	モーションセンサーをアクティブ化/非アクティブ化します。
		NUM.GEST. "Number"	可能な動作数を設定します。
		LEFT CMD.	左向きの動作の機能を定義します。
		RIGHT.CMD.	右向きの動作の機能を定義します。
		UP.CMD.	上向きの動作の機能を定義します。
		DOWN.CMD.	下向きの動作の機能を定義します。
	EXTRAS	MENU	メニューの構成パラメータをロックまたはロック解除します。
		SIGNAL	音響信号を設定または非アクティブ化します。
		KEYS	キーロックをアクティブ化/非アクティブ化します。
		ON MODE "Switch-on and switch-off options"	機器のスイッチオンとスイッチオフのオプションを構成します (例: スタンバイモードと操作モードの切り替え)。
		LIGHTING	操作ディスプレイの照明をアクティブ化/非アクティブ化します。

レベル1	レベル2	レベル3	説明
DATA.OUTPUT. "Data output"	COM.SBI "SBI communication"	COM.OUTPUT.	データ出力を構成します。
		STOP.AUTO	自動データ出力の停止と開始に [Print] キーを使用できるかどうかを定義します。
		AUTO.CYCL. "Time-dependent interval"	- 自動データ出力の間隔を定義します。 - データ出力を天びんを安定化してから行うか、または安定化せずに行うかを定義します。
		FORMAT	データ出力形式 (1行当たりの文字数) を定義します。
		AUTO.TARE	印字後の自動テアーをアクティブ化/非アクティブ化します。
	PRNT.PARA. "Printout settings"	ACTIVATE "Triggers"	印字のトリガに、ソフトウェアコマンドと [Print] キーのどちらを使用するか定義します。
		FORMAT	印字の形式 (1行当たりの文字数) を定義します。
		PRT.INIT. "Initializing"	プリンター初期化の設定を定義します。
		GLP	GLP印字の設定を定義します。
		TAR./PRT. "Tare/print"	すべての印刷プロセス後の自動テアーをアクティブ化/非アクティブ化します。
		TIME	時間形式を定義します。
		DATE	日付表示形式を定義します。
	PC.DIRECT 直接データ転送 (PC)	DEC.SEPAR.	小数点文字を定義します。
		OUTP.FORM.	天びんとPC間のデータ交換の出力形式を定義します。
APPLIC. "Applications"	ひょう量 (工場設定)	UNIT	すべてのアプリケーションの「重量単位の切り替え」機能をアクティブ化/非アクティブ化します。
	COUNT	RESOLUT.	「計数」アプリケーションのひょう量値の分解能を定義します。
		REF.UPDT. "Reference updating"	「計数」アプリケーションの自動参照更新をアクティブ化/非アクティブ化します。
	PERCENT "Weighing in percent"	DEC.PLCS "Decimal places"	「%ひょう量」アプリケーションの小数桁数を定義します。
	NET-TOTL. "Net-total"	COMP.PRT. "Component printout"	「正味合計」アプリケーションのコンポーネントの印字をアクティブ化/非アクティブ化します。
	TOTAL "Totalizing"	COMP.PRT. "Component printout"	「合計」アプリケーションのコンポーネントの印字をアクティブ化/非アクティブ化します。
	ANIMALW. "Animal weighing"	ACTIVITY "Animal activity"	「動物ひょう量」アプリケーションの試料の動きのレベルを定義します。
		START	動物ひょう量を開始するトリガを定義します。
	CALC. "Calculation"	METHOD	「計算」アプリケーションの計算方法を定義します。
		DEC.PLCS "Decimal places"	「計算」アプリケーションの小数桁数を定義します。

レベル1	レベル2	レベル3	説明
	DENSITY "Density determination"	DEC.PLCS "Decimal places"	「密度測定」アプリケーションの小数桁数を定義します。
	STATIST. "Statistics"	COMP.PRT. "Component printout"	「統計」アプリケーションのコンポーネントの印字をアクティブ化/非アクティブ化します。
		TAR./STAT. "Tare/statistics"	「統計」アプリケーションの自動テアーをアクティブ化/非アクティブ化します。
UPDATE			ファームウェア更新を開始します。メニューは、USB大容量記憶装置を接続した場合にのみ使用できます。
INPUT	ID NO.		入力した機器のID番号を保存します。
	LOT ID		GLP印字で、LOT ID行の印字をアクティブ化/非アクティブ化します。LOT IDは手動で行に入力できます。
	DATE		日付を設定します。
	TIME		時間を設定します。
	USER.PASS.		ユーザーパスワードを設定します。
	DEL.PASS.		ユーザーパスワードを削除します。メニューは、ユーザーパスワードを設定した場合にのみ使用できます。
	SERV.PASS.		サービスモードをアクティブ化します。
	CAL.WT. "Calibration weight"		ユーザーの外部校正用分銅の値を定義します。
INFO "Device information"	VERSION "Version number"		ソフトウェアのバージョン番号を表示します。
	SER.NO. "Serial number"		機器のシリアル番号を表示します。
	MODEL		機器のモデルIDを表示します。
	APC VER.		APCプロセッサのバージョンを表示します。
	BAC VER.		BACプロセッサのバージョンを表示します。
	MCU VER.		MCUプロセッサのバージョンを表示します。
	WPC VER. "Draft shield version"		風防のソフトウェアバージョンを表示します。
LANGUAGE			メニュー言語を変更します。

「重量単位の切り替え」機能の概要

▶ メニューのナビゲーション (24ページの4.6章を参照)

レベル1	説明
Unit 1	第1変換単位に表示する重量単位と分解能を定義します。
Unit 2	第2変換単位に表示する重量単位と分解能を定義します。
Unit 3	第3変換単位に表示する重量単位と分解能を定義します。
Unit 4	第4変換単位に表示する重量単位と分解能を定義します。

4.6 メニューのナビゲーション

手順



▶ 設定メニューにアクセスするには:[Menu] ボタンを押します。



▶ 同一レベルのすべてのメニューをスクロールするには:[Up] または [Down] ボタンを押します。



▶ 表示されたメニューレベルに切り替えるには:キーパッドの [Confirm] ボタンを押します。

▶ 構成値をスクロールするには:[Up] または [Down] ボタンを押します。

▶ ディスプレイに表示された構成値または表示されたアプリケーションを選択するには:キーパッドの [Confirm] ボタンを押します。




▶ [Value] 表示に、選択した構成値または選択したアプリケーションが特定されます。



▶ 1つ上のメニューレベルに戻るには:[Back] ボタンを押します。

▶ 設定メニューを終了するには:メインメニューレベルで [Back] ボタンを押します。

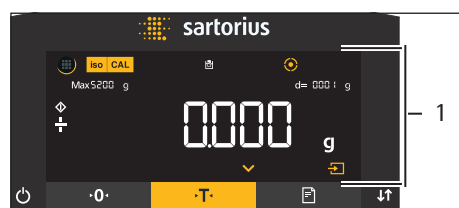


▶ 選択したアプリケーションの開始表示 (1) が表示されたら:

▶ 事前に設定された参考値を変更せずにアプリケーションを開始するには:キーパッドの [Confirm] ボタンを押します。

▶ アプリケーションの開始前に参考値 (例:密度値、除数、参考数量) を変更するには:[Up] ボタンを押します。

▶ 選択したアプリケーションの参考値表示が表示されます。

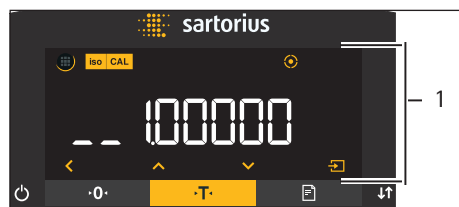

▶ 選択したアプリケーションの参考値表示 (1) に、小数桁を使用した参考値を選択する必要がある場合 (例:「密度測定」や「計算」アプリケーション):

▶ 選択した桁位置が点滅します。


▶ [Up] または [Down] ボタンを使用して、選択した桁位置の値を変更します。

▶ 最後の桁以外の桁位置を選択した場合:[Confirm] ボタンを押すと、次の桁位置を選択できます。

▶ 最初の桁以外の桁位置を選択した場合:[Back] ボタンを押すと、前の桁位置を選択できます。

▶ 最後の桁位置を選択した場合:[Confirm] ボタンを押すと、表示されている参考値を保存してアプリケーションプロセスを開始します。

▶ 最初の桁を選択した場合:[Back] ボタンを押すと、表示されている参考値を削除してアプリケーションのステータス表示に戻ります。

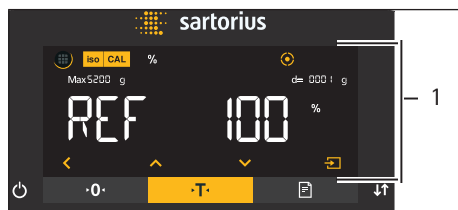

- ▶ 選択したアプリケーションの参考値表示 (1) に、整数の参考値を選択する必要がある場合 (例:「%ひょう量」や「動物ひょう量」アプリケーション):
 - ▶ [Up] または [Down] ボタンを押すと、参考値が1ずつ増減します。
 - ▶ [Up] または [Down] ボタンを長押しすると、参考値が10ずつ増減します。
 - ▶ アプリケーションを開始するには:キーパッドの [Confirm] ボタンを押します。
 - ▶ 表示されている参考値を削除してアプリケーションのステータス表示に戻るには:[Back] ボタンを押します。
- ▶ 選択したアプリケーションの結果表示 (1) が表示されたら:
 - ▶ アプリケーションの結果表示と設定されている参考値を切り替えるには:[Up] または [Down] ボタンを押します。
 - ▶ 結果を終了し、設定されている参考値とアプリケーションの結果を表示して削除するには:[Back] ボタンを押します。

5 設置

5.1 同梱物の内容

品目	数量
機器	1
ひょう量皿	1
シールドプレート	1
パンサポート付きモデル:パンサポート	1
電源ユニット	1
各国専用電源ケーブル(試験シール付き)	1
USB接続ケーブル	1
制御ユニット使用時用粉塵カバー	1
分析風防付きモデル:粉塵カバー	1
風防のないモデル:ひょう量モジュール使用時用粉塵カバー	1
セミマイクロ天びん:電子モジュール(電源ケーブル付き)	1
セミマイクロ天びん:電子モジュール用接続ケーブル	1

5.2 設置場所の選定

手順

- ▶ 設置場所が以下の条件を満たしていることを確認します:

条件	内容
周囲環境条件	適合性テスト済み(第15.6 周囲環境条件章(69ページ)を参照)
設置面	振動を受けない安定した水平面 壁面に直接接触させない 機器と周辺機器の設置に十分な広さがある(機器の設置スペースの要件については、第15.1 寸法と重量章(67ページ)を参照、周辺機器(例:プリンター)の設置スペースの要件については、周辺機器の取扱説明書を参照) 機器と周辺機器の最大荷重に十分耐える(機器の重量については、第15.1 寸法と重量章(67ページ)を参照、周辺機器(例:プリンター)の重量については、周辺機器の取扱説明書を参照)
アクセス	障害物がない

5.3 機器の開梱

手順

- ▶ 発泡スチロール材に入った機器をパッケージから引き上げます。
- ▶ 機器を発泡スチロール材ごとパッケージの横に置きます。
- ▶ 発泡スチロール材を機器から外します。
- ▶ **注記** 機器の不適切な取扱いは、ガラスの破損につながります! 機器を持ち上げるときは、必ず底部を持ちます。
- ▶ 底部を下にして機器を配置します。
- ▶ 納品時のパッケージに含まれるすべてのパーツを保管しておいてください (機器の返送などのため)。

5.4 制御ユニットの取り外し

5.4.1 制御ユニットの配置

制御ユニットは、取り外しできます。これにより、作業場所で制御ユニットを柔軟に設置することができます。

ツール: トルクスアレンキーT20 1本



材料: 機器を支える柔らかい面1個

要件


- ひょう量皿と関連構成部品が取り付けられていないこと。
- 分析風防またはガラス風防付き機器の場合: 側面パネルと上部パネルがはめ込まれていないこと。

手順

- ▶ 機器の側面を下にして、柔らかい面に置きます。

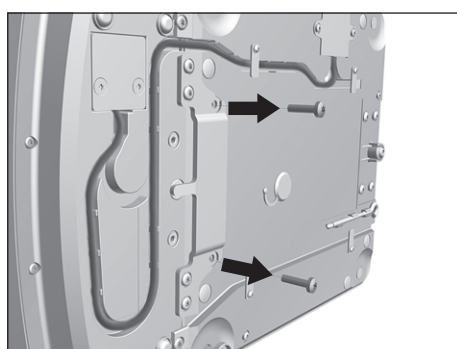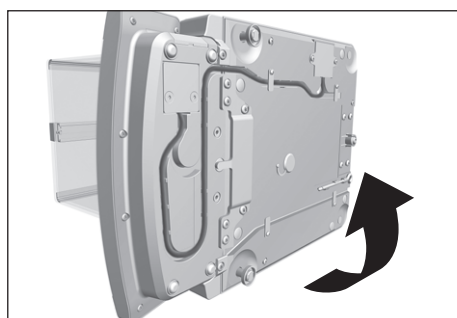

- ▶ 制御ユニットの固定具を緩めるには: トルクスアレンキーを使用して両方のねじを外します。
- ▶ 制御ユニットを取り外し、両方のねじをねじ穴に再度入れます。

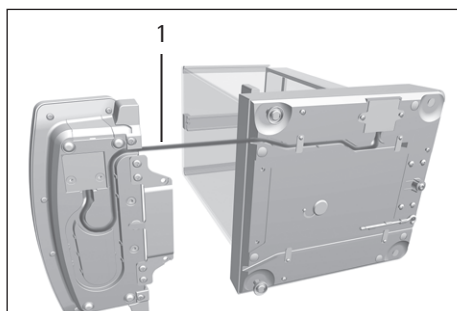

- ▶ 制御ユニットとひょう量モジュール間の接続ケーブル(1)を、制御ユニットの固定具から引き出して伸ばします。

- ▶ 水平面の上で、機器を底部を下にして元のように配置します。

5.5 床下ひょう量の準備

ひょう量皿に**載せることができない**試料は、床下ひょう量装置を使用して、機器底部の下に吊り下げてひょう量できます。

M

法定計量では：

- 床下ひょう量装置を使用しないでください。
- 床下ひょう量装置のカバーを 開けないでください。


材料： 機器を支える柔らかい面1個

要件


- ひょう量皿と関連構成部品が取り付けられていないこと。
- 分析風防またはガラス風防付き機器の場合：側面パネルと上部パネルがはめ込まれていないこと。


手順

- ▶ 機器の側面を下にして、柔らかい面に置きます。

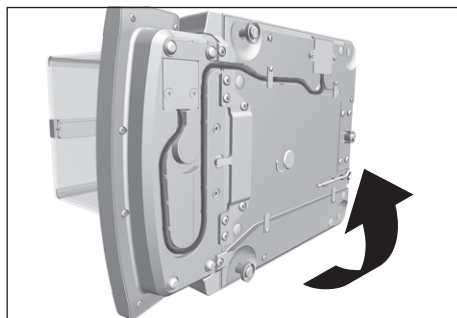


- ▶ 床下ひょう量用フック(1)を機器底部裏面の固定具から外します。

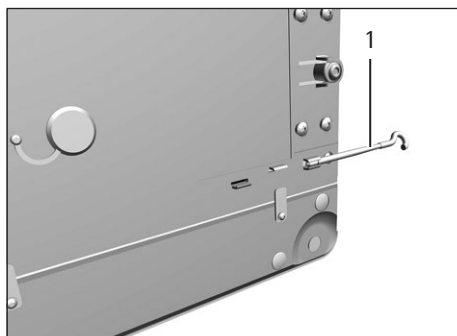

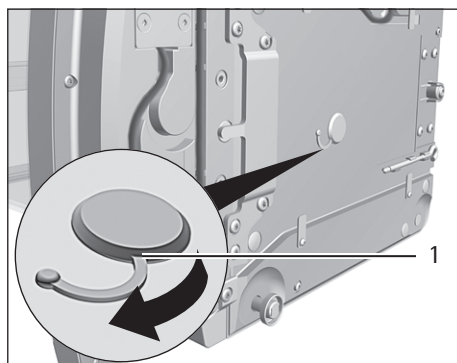

- ▶ 床下ひょう量装置のカバー (1) を引き出します。

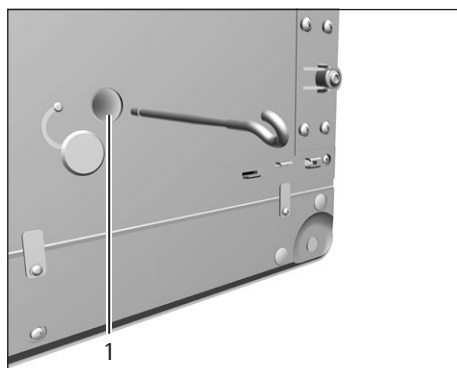

- ▶ **注記** ねじ山とねじ穴をきちんと噛み合わせないと、機器が損傷します! 床下ひょう量用フックは、ねじ穴 (1) にまっすぐ差し込みます。


- ▶ 風防を取り付けます。
- ▶ 床下ひょう量用フックに、ワイヤなどで試料を吊り下げます。
- ▶ ひょう量後に床下ひょう量装置のカバーを着けるには:
 - ▶ 床下ひょう量用フックをねじ穴から抜きます。
 - ▶ 床下ひょう量用フックをひょう量モジュール裏面の固定具に戻します。
 - ▶ 床下ひょう量装置のカバーを元のように差し込みます。
- ▶ 水平面上で、機器を底部を下にして元のように配置します。


5.6 分析風防またはフラットガラス風防付き機器の設置

5.6.1 ひょう量皿と関連構成部品の配置


手順

- ▶ ひょう量室 (2) 底部にシールドプレート (1) を載せます。

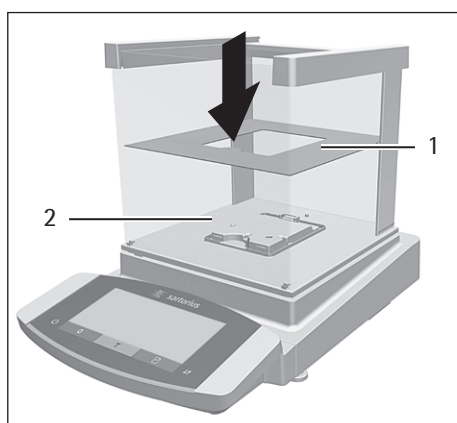


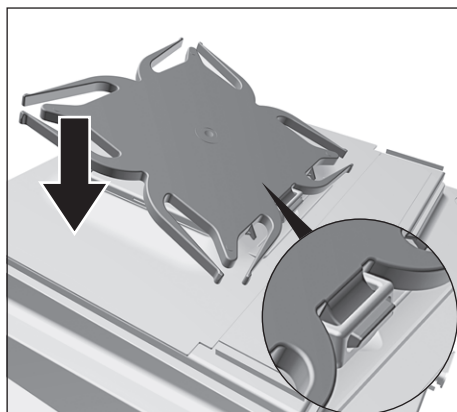

- ▶ パンサポートを使用する機器の場合：
 - ▶ パンサポートのピンをひょう量皿固定具のクリップに差し込みます。
 - ▶ 機器ハウジングと平行になるまで、パンサポートをひょう量皿固定具に押し付けます。

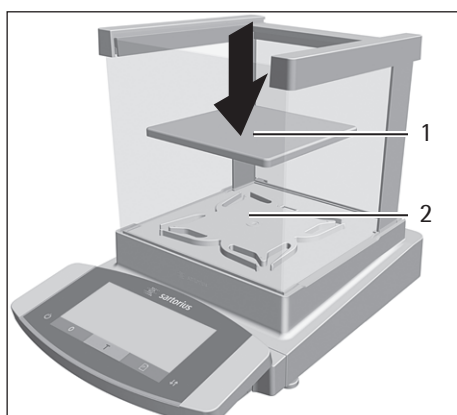

- ▶ ひょう量皿 (1) をパンサポート (2) に載せます。

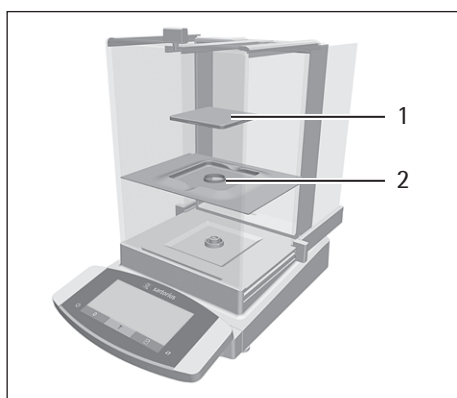



- ▶ パンサポートを使用しない機器の場合：ひょう量室内にシールドプレート (2) を置きます。ひょう量皿 (1) をシールドプレートのくぼみに入れます。

5.6.2 分析風防の設置

手順

- ▶ 上部パネルをガイドレール (1) に入れてスライドさせます。
- ▶ 上部パネルを完全に差し込むには：上部パネルを軽く押し下げます。
- ▶ 上部パネルを完全にガイドレール内に入れ、スライドさせます。

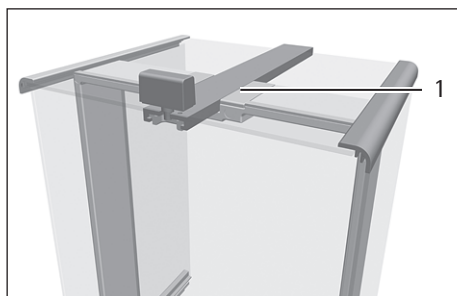


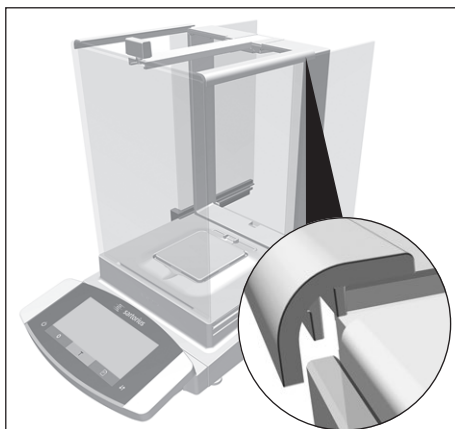


- ▶ 側面パネルをガイドレールに完全に差し込みます。

5.6.3 フラットガラス風防の設置

手順

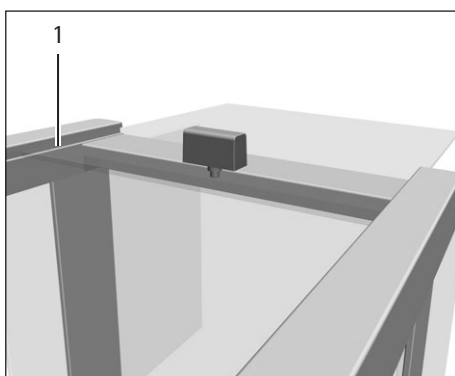

- ▶ 上部パネルをスロット (1) に差し込むには: 上部パネルを軽く下に傾けます。
- ▶ 上部パネルをスロットに完全に差し込みます。

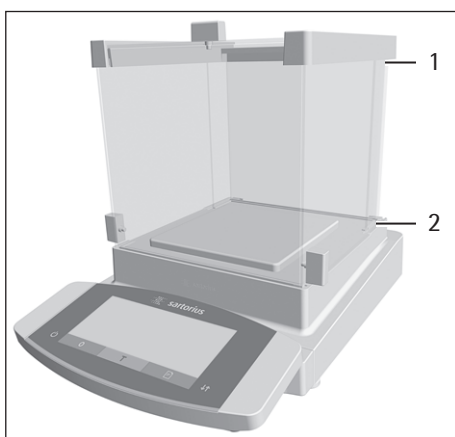


- ▶ 側面パネルをひょう量モジュールのガイドレール (2) と上部ガイドレール (1) に完全に差し込みます。

5.7 フレーム風防付き機器の設置


5.7.1 ひょう量皿と関連構成部品の配置

手順

- ▶ パンサポートのピンをひょう量皿固定具のクリップに差し込みます。
- ▶ 機器ハウジングと平行になるまで、パンサポートをひょう量皿固定具に押し付けます。

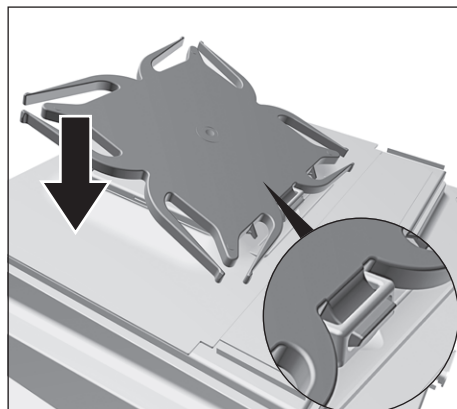


- ▶ 機器ハウジングにシールドプレート(3)を載せます。
- ▶ ひょう量皿(2)をパンサポートに載せます。
- ▶ フレーム風防(1)をシールドプレート(3)に載せます。

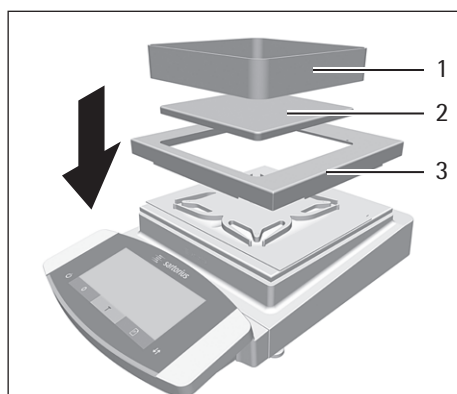

5.8 電子モジュールの接続(セミマイクロ天びんのみ)

手順


- ▶ 接続ケーブルを電子モジュールのひょう量モジュール接続部に接続します。
- ▶ 接続ケーブルのもう一方の端を、ひょう量モジュールの電子モジュール接続部に接続します。
- ▶ 接続ケーブルをロックするには：ツメを2個ずつ使用して、両接続部で接続ケーブルのプラグをロックします。
- ▶ **注記** 不適切な接続は、機器の損傷につながります！
 - ▶ プラグ接続部が正しくかみ合っていることを確認します。
 - ▶ 接続ケーブルが**引っ張られない**ようにします(例：壁に直接**取り付けない**)。

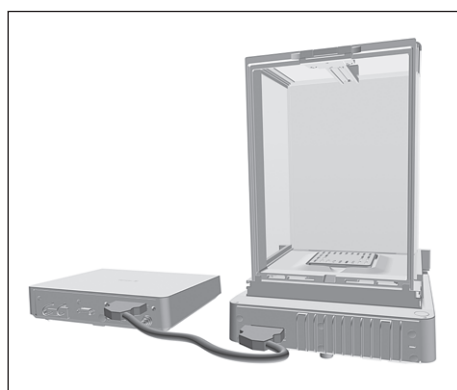


5.9 ケーブル引込口の設定 (手動分析風防付き機器のみ)

手動分析風防付きモデルでは、ケーブルをひょう量室内に引き込むことができます (例: 温度センサー使用時)。


手順

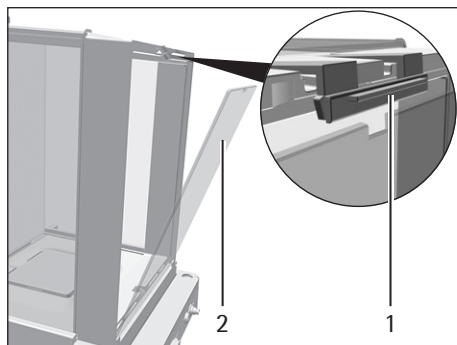


- ▶ 機器の背面パネルのロックタブ(1)を上げます。
- ▶ パネル(2)を機器から持ち上げます。

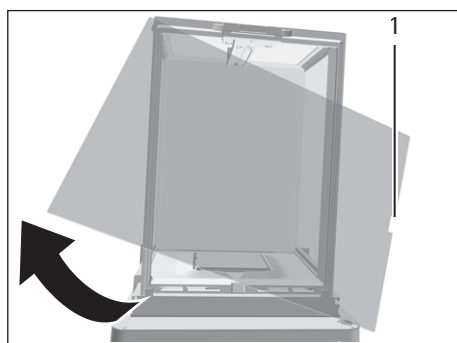

- ▶ パネルを180度回転させて、パネルのくぼみ(1)がひょう量モジュール側に向くようにします。

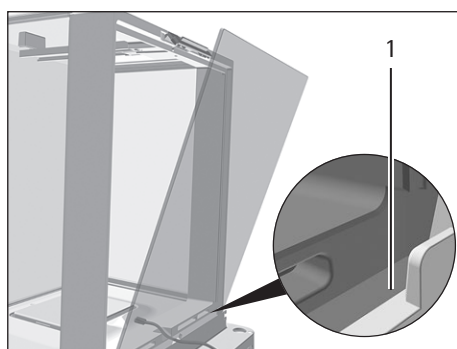

- ▶ 接続ケーブルをひょう量室に引き込みます。
- ▶ パネルをガイド溝(1)に差し込みます。

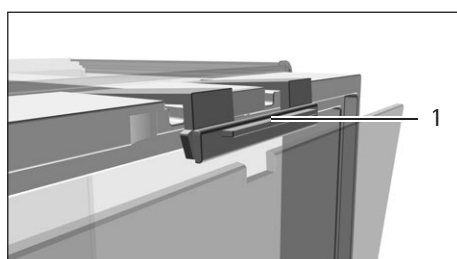

- ▶ 機器の背面パネルのロックタブ(1)を上げ、パネルを押し込みます。
- ▶ ロックタブを下げて閉じます。

5.10 環境順化

冷えた機器を暖かい場所に運んだ場合: 温度差で機器の湿気が凝結することがあります (結露)。機器の水分は作動不良につながります。

- ▶ 設置場所で、約2時間機器を環境順化させます。その間は、必ず機器と電源との接続を切っておきます。

6 はじめに

6.1 電子構成部品の接続


手順

- ▶ **▲ 注意** 不適切な接続は、機器の損傷につながります! 電子構成部品を使用して機器を接続する場合 (例: プリンター、PC): 機器を電源から外す必要があります。機器と電源との接続を確実に切ります。
 - ▶ 電子構成部品を使用して機器を接続します (電子構成部品の取扱説明書を参照)。


6.2 ACアダプターの設置

手順


- ▶ 電子モジュール非搭載機器の場合: ACアダプターのDC電源ケーブルを機器の「電源」接続ソケットに差し込み、ねじを締めます。

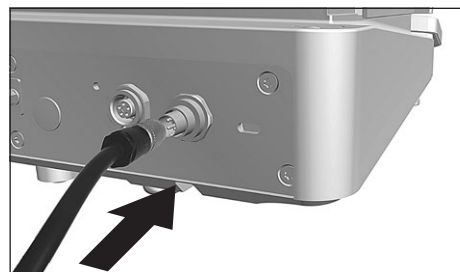

- ▶ 電子モジュール搭載機器の場合: ACアダプターのDC電源ケーブルを電子モジュールの「電源」接続ソケットに差し込み、ねじを締めます。

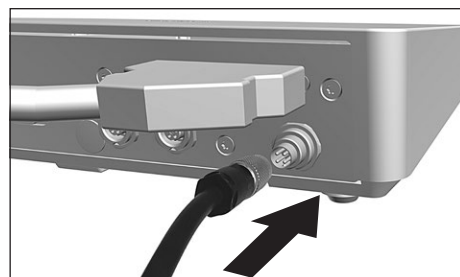

- ▶ 電源ケーブルをACアダプター接続部に接続します。

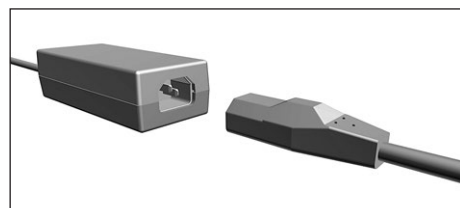

6.3 電源の接続

手順

- ▶ **▲ 警告** 電源ケーブルの欠陥は、重傷につながります！電源ケーブルに、絶縁体のひびなどの損傷がないか確認します。
 - ▶ 必要な場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。
- ▶ 各国専用の電源プラグが、設置場所の電源接続部に合うかどうか確認します。
 - ▶ 必要な場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。
- ▶ **注記** 過剰な入力電圧は、機器の損傷につながります！ACアダプターの電圧仕様が、設置場所の電源仕様と一致しているかどうか確認します。
 - ▶ 入力電圧が高すぎる場合：機器を電源に**接続しない**でください。
 - ▶ Sartorius Serviceにご連絡ください。
- ▶ 電源ケーブルの主電源プラグは、設置場所の壁コンセントに接続します。
- ▷ [BOOTING] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
- ▷ 機器が自己診断を行います。
- ▷ 機器が初期テアー機能を実行します。

7 システム設定

7.1 システム設定の実行

機器とアプリケーションのデフォルト設定は、周囲環境条件や個々の操作要件に合わせて調整できます。

機器を接続した構成部品とともに動作させるには、以下の設定が必要です：

- 接続した機器の通信のセットアップ
- 追加構成部品のセットアップ

機器のセットアップには以下の設定が推奨されます：

- メニュー言語の設定
- isoCAL機能の動作設定
- 電動風防の動作設定（電動風防付き機器のみ）

手順

- ▶ [Menu] ボタンを押します。
- ▶ 目的の設定メニューを開きます。
- ▶ 設定を調整するには：目的のメインメニューとサブメニューを開きます。
- ▶ 目的の構成値を選択し、確定します（構成値については、第7 システム設定章（36ページ）を参照）。
- ▶ メニューを終了します。
- ▷ 設定が「SETUP」、「DEVICE」、「DATA.OUTPUT」、または「APPLIC.」メニューで調整されている場合：[BOOTING] 表示が操作ディスプレイに表示され、機器が再起動します。

7.2 isoCAL機能のスイッチオフ

M

適合評価済み機器でisoCAL機能をオフにすると、法定計量の用途に機器を使用できる温度範囲が限定されます（第15.6.2 isoCAL機能を使用する室温章（70ページ）を参照）。isoCAL機能は、すべてのモデル/バージョンでオフにできるわけではありません。

手順

- ▶ 「SETUP」/「BALANCE」メニューの「ISOCAL」パラメータで、構成値「OFF」を選択します。

7.3 パラメータリスト

7.3.1 「Setup」メインメニューのパラメータ

「Balance」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
AMBIENT	V.STABLE	周囲環境条件を「非常に安定」に設定します: 荷重変化時のひょう量値の高速変化を、高い出力レートでアクティブ化します。 以下の作業環境に推奨されます: - 壁面近くの非常に安定したテーブル - 開放されていない静かな部屋
	STABLE*	周囲環境条件を「安定」に設定します。 以下の作業環境に推奨されます: - 安定したテーブル - わずかな動きのある部屋 - わずかな通風
	UNSTABL.	周囲環境条件を「不安定」に設定します: ひょう量値の変化遅延を、低い出力レートでアクティブ化します。 以下の作業環境に推奨されます: - 簡単なオフィスデスク - 機械や人の動いている部屋 - わずかな空気の動き
	V.UNSTBL.	周囲環境条件を「非常に不安定」に設定します: 大幅なひょう量値変化遅延と長い安定化時間を、さらに低い出力レートでアクティブ化します。 以下の作業環境に推奨されます: - 顕著でゆっくりした床の振動 - 顕著な建物の振動 - ひょう量対象の移動 - 非常に強い空気の動き
APP FILT.	FINAL.RD.*	非常に高速で荷重が変化する場合に、高速で表示が変わるようにするフィルターをアクティブ化します。荷重変化 (桁範囲) がわずかな場合、表示の変化は遅くなります。
	FILLING	最小限の荷重変化 (例: 容器の充てん時) で、非常に高速で表示が変わるようにするフィルターをアクティブ化します。
	REDUC.	荷重変化 (例: 自動充てんシステム) に常に同じように動作する、弱くて高速なフィルターをアクティブ化します。
	OFF	アクティブなアプリケーションフィルターを非アクティブ化します。
STABIL.	MAX ACC.	安定性を「最大精度」に設定します。
	V. ACC.	安定性を「非常に高い精度」に設定します。
	ACC.*	安定性を「高精度」に設定します。
	FAST	安定性を「高速」に設定します。
	V. FAST	安定性を「非常に高速」に設定します。
	MAX.SPEED	安定性を「最大速度」に設定します。

* 工場設定

パラメータ	設定値	説明
ST.DEL.	NONE	安定遅延を「なし」に設定します。安定性基準に達すると、安定性の記号が表示されます。
	SHORT*	安定遅延を「短い」に設定します。安定性の記号は、変動があっても信頼性のある結果を提供できるよう、短い遅延の後に表示されます。
	MEDIUM	安定遅延を「普通」に設定します。安定性の記号は、変動が大きくても信頼性のある結果を提供できるよう、「短い」よりも長い遅延の後に表示されます。
	LONG	安定遅延を「長い」に設定します。安定性の記号は、大規模な変動を相殺できるよう、長い遅延の後に表示されます。
ZERO/TAR.	W/O STB.	安定なし: キーを押すと、直ちに [Zero] または [Tare] キーの機能が実行されます。
	W/ STAB.*	安定あり: [Zero] または [Tare] キーの機能は、安定後に実行されます。
	AT STAB.	安定時: キーを押した時に安定していれば、[Zero] または [Tare] キーの機能が実行されます。
AUTOZER.	ON*	自動ゼロ設定をアクティブ化します。表示は、(X) 未満で偏差0の場合に自動的にゼロに設定されます。
	OFF	自動ゼロ設定を非アクティブ化します。ゼロ設定は [Zero] キーでトリガする必要があります。
UNIT		単位の可用性は、国の規則に依存するため、国ごとに異なります。
	GRAMS*	機器はひょう量値をグラム単位で表示します。
	KILOGR.	機器はひょう量値をキログラム単位で表示します (セミマイクロ天びんを除く)。
	CARATS	機器はひょう量値をカラット単位で表示します。
	POUNDS	機器はひょう量値をポンド単位で表示します (セミマイクロ天びんを除く)。
	OUNCES	機器はひょう量値をオンス単位で表示します。
	TROY OZ.	機器はひょう量値をトロイオンス単位で表示します。
	HKTAEL	機器はひょう量値をテール単位で表示します (香港)。
	SNGTAE	機器はひょう量値をテール単位で表示します (シンガポール)。
	TWNTAE	機器はひょう量値をテール単位で表示します (台湾)。
	GRAINS	機器はひょう量値をグレイン単位で表示します。
	PENYWT.	機器はひょう量値をペニーウェイト単位で表示します。
	MILLIGR.	機器はひょう量値をミリグラム単位で表示します。
	CHINATAEL	機器はひょう量値をテール単位で表示します (中国)。
	MOMMES	機器はひょう量値を匆単位で表示します。
	TOLA	機器はひょう量値をトウラ単位で表示します。
	BAHT	機器はひょう量値をバーツ単位で表示します。
	MESGHAL	機器はひょう量値をメスガル単位で表示します。
	NEWTON	機器はひょう量値をニュートン単位で表示します。

* 工場設定

パラメータ	設定値	説明
DISP.DIG.	ALL*	「すべての小数桁を表示」:すべての小数桁をディスプレイに表示します。適合性評価済み機器では使用できません。
	LP.ON/OFF	「荷重変化時に小数桁を1桁減らす」: 安定するまで、ディスプレイの最終小数桁がオフになります。
	DIVIS.1	「最終桁は小数第1位」: 常に小数第1位が最終桁になります。
	MINUS 1	「最終小数桁オフ」: 最終小数桁がオフになります。
CAL./ADJ.	EXT.CAL.	[Adjust] ボタンで、事前に設定した校正用分銅を使用した外部校正を開始します。
	E.CAL.USR.	[Adjust] ボタンで、ユーザー定義の校正ひょう量値を使用した外部校正を開始します。
	INT.CAL.*	[Adjust] ボタンで、内部校正を開始します。
	INT.LIN.	[Adjust] ボタンで、統合済み分銅を使用した天びんの直線化を行います (精密天びんを除く)。
CAL.SEQ.	ADJUST*	校正と調整を1つのルーチンにします。
	CAL.-ADJ.	校正後に [Adjust] ボタンを使用して、調整を手動で開始または終了する必要があります。
ON Z/T	ON*	初期テアー/ゼロ設定をアクティブ化します。スイッチをオンにした後に、機器がテアーまたはゼロ設定されます。
	OFF	初期テアー/ゼロ設定を非アクティブ化します:スイッチをオンにすると、スイッチがオフになる前の最後の値が機器に表示されます。
ISOCAL	OFF	isoCAL機能をオフにします。
	NOTE TO	天びんの調整が必要になると、[isoCAL] ボタンが点滅します。isoCAL機能は、[Adjust] ボタンを使用して手動でトリガする必要があります。
	ON*	isoCAL機能をアクティブ化します。トリガがisoCAL機能を開始すると、すぐに機器が自動調整されます。
	ON W/LIN. (セミマイクロ天びんと分析天びんのみ)	isoCALと直線化の機能をアクティブ化します。トリガがisoCAL機能を開始すると、すぐに機器が自動調整され、さらに直線化されます。
CAL.UNIT	GRAMS*	校正重量単位をグラムに変更します。
	KILOGR.	校正重量単位をキログラムに変更します。

* 工場設定

「General Services」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
MEN.RESET	YES	システム設定を工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。
	NO*	機器メニューをリセットするオプションを非アクティブ化します。

* 工場設定

7.3.2 「Device」メインメニューのパラメータ

「Extras」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
MENU	EDITABLE*	書き込みアクセスをアクティブ化します:メニューパラメータを変更できます。
	RD.ONLY	読み込みアクセスをアクティブ化します:メニューパラメータは変更 できません 。
SIGNAL	OFF	音響信号をオフにします。
	QUIET	音響信号の音量を「静か」に設定します。
	MEDIUM*	音響信号の音量を「普通」に設定します。
	LOUD	音響信号の音量を「大」に設定します。
KEYS	UNLOCKED*	キーロックを非アクティブ化します。
	LOCKED	キーロックをアクティブ化します。
ON MODE	ON/STDBY*	[On/Off] キーで、オン/スタンバイが切り替わります。
	ON/OFF	[On/Off] キーで、オン/オフが切り替わります。
	AUTO ON	[On/Off] キーの機能を変更します:[On/Off] キーは、機器をオフまたはスタンバイモードに 切り替えず 、起動プロセスを開始するようになります。
LIGHTING	OFF	操作ディスプレイの照明を非アクティブ化します。
	ON*	操作ディスプレイの照明をアクティブ化します。

* 工場設定

「Draft Shield」サブメニューのパラメータ(電動風防付き機器のみ)

パラメータ	設定値	説明
CONTROL	OFF	電動風防を非アクティブ化します。
	ON*	電動風防をアクティブ化します。
IONIZER	OFF*	イオナイザーを非アクティブ化します。
	ON	風防を閉じるとイオナイザーをアクティブ化します。
INT.ADJ.	NONE	内部校正/調整が開始すると、風防は処置を 実行しません 。
	CLOSE*	内部校正/調整が開始すると、風防が閉じます。

* 工場設定

「Ionizer」サブメニューのパラメータ(イオナイザー搭載機器のみ)

パラメータ	設定値	説明
POWER	OFF	イオナイザーを非アクティブ化します。
	SOFT	イオン化プロセスの強度を「弱」に設定します。
	MEDIUM*	イオン化プロセスの強度を「普通」に設定します。
	STRONG	イオン化プロセスの強度を「強」に設定します。
DURATION	3...15 SEC	イオン化プロセスの持続時間を設定します(工場設定:8秒)。

* 工場設定

「Leveling」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
LEVEL	OFF	機器はレベルのステータスにメッセージを表示しません。
	NOTE*	機器のレベリングが必要な場合、[LEVELING] 表示が点滅します。
	ERR.MSG.	機器が水平でない場合、操作ディスプレイに [LEVEL.ERR.] メッセージが表示されます。
START	KEY	レベリングのトリガを「キー」に設定します:[Leveling] ボタンを押して、レベリングを手動で開始する必要があります。
	AUTO*	レベリングのトリガを「自動」に設定します:機器は、すべての内部校正/調整の前に、統合センサーを使用してレベリング機能を自動で実行します。

* 工場設定

「Motion Sensor」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
CONTROL	OFF	モーションセンサーを非アクティブ化します:動作は 認識されません 。
	ON*	モーションセンサーをアクティブ化します。
NUM.GEST.	2 GESTUR.*	2つの動作を使用する機能制御をアクティブ化します。動作:左向き、右向き
	4 GESTUR.	4つの動作を使用する機能制御をアクティブ化します。動作:左向き、右向き、上向き、下向き
LEFT CMD.	PRINT*	動作制御の左向きコマンドが [Print] キーに相当します。
	ZERO	動作制御の左向きコマンドが [Zero] キーに相当します。
	TARE	動作制御の左向きコマンドが [Tare] キーに相当します。
	IONIZER	動作制御の左向きコマンドが [Ionizer] キーに相当します。
	D.SHIELD	動作制御の左向きコマンドが [Change] キーに相当します
	OPEN LFT.	動作制御の左向きコマンドで、左風防パネルが開きます。
	OPEN RT.	動作制御の左向きコマンドで、右風防パネルが開きます。
	OPEN TOP	動作制御の左向きコマンドで、上部風防パネルが開きます。
	CLOSE DS.	動作制御の左向きコマンドで、すべての風防パネルが閉じます。
	NONE	動作制御の左向きコマンドに機能を 割り当てません 。
RIGHT.CMD.	PRINT*	動作制御の右向きコマンドが [Print] キーに相当します。
	ZERO	動作制御の右向きコマンドが [Zero] キーに相当します。
	TARE	動作制御の右向きコマンドが [Tare] キーに相当します。
	IONIZER	動作制御の右向きコマンドが [Ionizer] キーに相当します。
	D.SHIELD	動作制御の右向きコマンドが [Change] キーに相当します。
	OPEN LFT.	動作制御の右向きコマンドで、左風防パネルが開きます。
	OPEN RT.	動作制御の右向きコマンドで、右風防パネルが開きます。
	OPEN TOP	動作制御の右向きコマンドで、上部風防パネルが開きます。
	CLOSE DS.	動作制御の右向きコマンドで、すべての風防パネルが閉じます。
	NONE	動作制御の右向きコマンドに機能を 割り当てません 。

* 工場設定

パラメータ	設定値	説明
UP.CMD.	PRINT*	動作制御の上向きコマンドが [Print] キーに相当します。
	ZERO	動作制御の上向きコマンドが [Zero] キーに相当します。
	TARE	動作制御の上向きコマンドが [Tare] キーに相当します。
	IONIZER	動作制御の上向きコマンドが [Ionizer] キーに相当します。
	D.SHIELD	動作制御の上向きコマンドが [Change] キーに相当します。
	OPEN LFT.	動作制御の上向きコマンドで、左風防パネルが開きます。
	OPEN RT.	動作制御の上向きコマンドで、右風防パネルが開きます。
	OPEN TOP	動作制御の上向きコマンドで、上部風防パネルが開きます。
	CLOSE DS.	動作制御の上向きコマンドで、すべての風防パネルが閉じます。
	NONE	動作制御の上向きコマンドに機能を割り当てません。
DOWN.CMD.	PRINT*	動作制御の下向きコマンドが [Print] キーに相当します。
	ZERO	動作制御の下向きコマンドが [Zero] キーに相当します。
	TARE	動作制御の下向きコマンドが [Tare] キーに相当します。
	IONIZER	動作制御の下向きコマンドが [Ionizer] キーに相当します。
	D.SHIELD	動作制御の下向きコマンドが [Change] キーに相当します。
	OPEN LFT.	動作制御の下向きコマンドで、左風防パネルが開きます。
	OPEN RT.	動作制御の下向きコマンドで、右風防パネルが開きます。
	OPEN TOP	動作制御の下向きコマンドで、上部風防パネルが開きます。
	CLOSE DS.	動作制御の下向きコマンドで、すべての風防パネルが閉じます。
	NONE	動作制御の下向きコマンドに機能を割り当てません。

* 工場設定

「COM-RS232」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
DAT.REC.	SBI.WEIGH.	SBI通信の高速化を有効にします (ひょう量モジュールへのソフトウェアコマンドのみ)。
	XBPI	バイナリプロトコルを使用してコマンド範囲を拡大し、多数の天びん機能を制御します (ひょう量モジュールとの直接通信)。
	SBI*	SBI通信を有効にします。データはPCまたは制御ユニットに出力されます。ASCIIプロトコルにより、PCからESCコマンドを使用して、基本的な天びん機能を制御できるようにします。
	OFF	自動データ出力を非アクティブ化します。
BAUD	600	ボーレートを600ボーに設定します。
	1200	ボーレートを1200ボーに設定します。
	2400	ボーレートを2400ボーに設定します。
	4800	ボーレートを4800ボーに設定します。
	9600*	ボーレートを9600ボーに設定します。
	19200	ボーレートを19200ボーに設定します。
	38400	ボーレートを38400ボーに設定します。
	57600	ボーレートを57600ボーに設定します。
	115200	ボーレートを115200ボーに設定します。

* 工場設定

パラメータ	設定値	説明
PARITY	ODD*	奇数パリティを適用します。
	EVEN	偶数パリティを適用します。
	NONE	パリティを適用しません。
STOPBIT	1 BIT*	ストップビット数を1に設定します。
	2 BITS	ストップビット数を2に設定します。
HANDSHK.	SOFTWARE	ハンドシェイクプロトコルをソフトウェアハンドシェイクに設定します。
	HARDWARE*	ハンドシェイクプロトコルをハードウェアハンドシェイクに設定します。
	NONE	ハンドシェイクプロトコルを 設定しません 。
DATABIT	7 BITS	データビット数を7に設定します。
	8 BITS*	データビット数を8に設定します。
* 工場設定		

“PC-USB”サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
DAT.REC.	SBI.WEIGH.	SBI通信の高速化を有効にします (ひょう量モジュールへのソフトウェアコマンドのみ)。
	XBPI	バイナリプロトコルを使用してコマンド範囲を拡大し、多数の天びん機能を制御します (ひょう量モジュールとの直接通信)。
	SBI*	SBI通信を有効にします。データはPCまたは制御ユニットに出力されます。ASCIIプロトコルにより、PCからESCコマンドを使用して、基本的な天びん機能を制御できるようにします。
	PC.SPREAD.	直接PC接続を通じたスプレッドシートプログラムへのデータ出力を有効にします。
	PC.TEXT	テキスト処理プログラムに設定する直接PC接続を有効にします。
	OFF	データ出力を非アクティブ化します。
BAUD	600	ボーレートを600ボーに設定します。
	1200	ボーレートを1200ボーに設定します。
	2400	ボーレートを2400ボーに設定します。
	4800	ボーレートを4800ボーに設定します。
	9600*	ボーレートを9600ボーに設定します。
	19200	ボーレートを19200ボーに設定します。
	38400	ボーレートを38400ボーに設定します。
	57600	ボーレートを57600ボーに設定します。
PARITY	115200	ボーレートを115200ボーに設定します。
	ODD*	奇数パリティを適用します。
	EVEN	偶数パリティを適用します。
STOPBIT	NONE	パリティを適用しません。
	1 BIT*	ストップビット数を1に設定します。
	2 BITS	ストップビット数を2に設定します。
HANDSHK.	SOFTWARE	ハンドシェイクプロトコルをソフトウェアハンドシェイクに設定します。
	HARDWARE	ハンドシェイクプロトコルをハードウェアハンドシェイクに設定します。
	NONE*	ハンドシェイクプロトコルを 設定しません 。
* 工場設定		

パラメータ	設定値	説明
DATABIT	7 BITS	データビット数を7に設定します。
	8 BITS*	データビット数を8に設定します。
* 工場設定		

「USB」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
DEV.USED	NONE*	USBポートで機器接続が 検出されていない ことを示します。
	[Device Designation]	USBポートに接続されている機器の名称を表示します。
* 工場設定		

7.3.3 「Data Output」メインメニューのパラメータ

「SBI Communication」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
COM.OUTP.	IND.NO*	キーを押した後、または個別値としてのソフトウェアコマンド実行後、安定なしでデータ出力を開始します。
	IND.AFTER	キーを押した後、または個別値としてのソフトウェアコマンド実行後、安定後にデータ出力を開始します。
	IND.AT	キーを押した後、または個別値としてのソフトウェアコマンド実行後、安定時にデータ出力を開始します。
	AUTO W/O	自動データ出力を安定なしでアクティブ化します。
	AUTO W/	自動データ出力を安定後にアクティブ化します。
STOP.AUTO	OFF*	自動データ出力を中止するオプションを非アクティブ化します。
	ON	[PRINT] キーを押すか、またはソフトウェアコマンドで、自動データ出力を中止します。
AUTO.CYCL.	EACH VAL*	各値の後のサイクルで、自動データ出力を開始します。
	2.VALUE	1つおきの値の後のサイクルで、自動データ出力を開始します。
FORMAT	22 CHARS*	各行22文字でデータを出力します (測定値16文字、識別子6文字)。
	EXTR.LINE	日付、時間、ひょう量値の行を加えてデータを出力します。
AUTO.TARE	OFF*	データ出力後の自動テアーを非アクティブ化します。
	ON	データ出力後に機器を自動的にテアーします。
* 工場設定		

「Settings for Printouts」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
ACTIVATE	MAN.NO	手動 (安定なし) : 印刷プロセスをいつでも手動で開始できます。
	MAN.AFTER*	手動 (安定後) : [Print] キーを押した後、安定したら印刷コマンドを実行します。
	MAN.AT	手動 (安定時) : 安定したら、印刷プロセスを手動で開始できます。
	AUTO.LC	自動 (荷重変化時) : 印刷プロセスは、すべての荷重変化後に開始します。
* 工場設定		

パラメータ	設定値	説明
FORMAT	22 CHARS*	プリンターは各行22文字で印刷出力します (測定値16文字、識別子6文字)。
	EXTR.LINE	プリンターは日付、時間、ひょう量値の行を加えて印刷出力します。
PRINT.INIT	OFF	アプリケーションパラメータの出力を非アクティブ化します。
	ALL*	印刷コマンドですべてのパラメータを印刷します。
	MAIN PAR.	印刷コマンドでメインパラメータのみを印刷します。
GLP	OFF*	GLP印字を非アクティブ化します。
	CAL.-ADJ.	すべての校正および調整プロセスのGLP印字をアクティブ化します。
	ALWAYS	GLP印字を常にオンにします。すべての印字は、GLPヘッダーとGLPフッターを含みます。
TAR./PRT.	OFF*	プリンター出力後の自動テアーを非アクティブ化します。
	ON	すべての印字後に機器を自動的にテアーします。
TIME	24H*	時間を24時間モードに設定します。
	12H	時間を12時間モード (AM/PM) に設定します。
DATE	DD.MMM.YY*	日付表示形式をDD.MMM.YYに設定します。
	MMM.DD.YY	日付表示形式をMMM.DD.YYに設定します。

* 工場設定

「PC Direct Transfer」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
DEC.SEPAR.	DEC.POINT*	点を小数の区切り記号に設定します。
	DEC.COMMA	コンマを小数の区切り記号に設定します。
OUTP.FORM.	TEXT+NUM.*	テキストと数字をエクスポートします。
	ONLY NUM.	数字のみをエクスポートします。

* 工場設定

7.3.4 「Applications」メインメニューのパラメータ

「Weighing」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
UNIT	OFF	「重量単位の切り替え」機能を非アクティブ化します。
	ON*	「重量単位の切り替え」機能をアクティブ化します。

* 工場設定

「Counting」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
RESOLUT.	DISP.ACC.*	分解能を「表示分解能」に設定します。表示された値で「計数」アプリケーションを開始します。
	10-FOLD	分解能を「表示分解能」の10倍の精度に設定します。
	100-FOLD	分解能を「表示分解能」の100倍の精度に設定します。

* 工場設定

パラメータ	設定値	説明
REF.UPDT.	OFF*	参照試料の自動更新を非アクティブ化します。
	AUTO	参照試料の自動更新をアクティブ化します。

* 工場設定

「Weighing in Percent」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
DEC.PLCS	NONE	「%ひょう量」アプリケーションの結果を小数桁なしで表示します。
	1 DEC.PL.*	「%ひょう量」アプリケーションの結果を小数第1位まで表示します。
	2 DEC.PL.	「%ひょう量」アプリケーションの結果を小数第2位まで表示します。
	3 DEC.PL.	「%ひょう量」アプリケーションの結果を小数第3位まで表示します。

* 工場設定

「Net-Total」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
COMP.PRT.	OFF	コンポーネント印字を非アクティブ化します。
	ON*	コンポーネント印字をアクティブ化します。

* 工場設定

「Totalizing」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
COMP.PRT.	OFF	コンポーネント印字を非アクティブ化します。
	ON*	コンポーネント印字をアクティブ化します。

* 工場設定

「Animal Weighing」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
ACTIVITY	CALM	「動物の動き」の強度を「小さい」に設定します。試料の動きが小さい場合に推奨されます (例: ひょう量皿上の配置によるもの)。
	MEDIUM*	「動物の動き」の強度を「普通」に設定します。試料の動きが中程度の場合に推奨されます (例: ひょう量皿上の配置によるもの)。
	V.ACTIVE	「動物の動き」の強度を「非常に活発」に設定します。試料の動きが非常に活発な場合に推奨されます (例: ひょう量皿上の配置によるもの)。
START	MANUAL	「動物ひょう量」アプリケーションは開始画面で手動で選択する必要があります。
	AUTO*	「動物ひょう量」アプリケーションの開始トリガを「自動」に設定します。

* 工場設定

「Calculation」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
METHOD	MUL.*	「計算」アプリケーションの計算方法に乗算を指定します。
	DIV.	「計算」アプリケーションの計算方法に除算を指定します。
DEC.PLCS	NONE	「計算」アプリケーションの結果を小数桁なしで表示します。
	1 DEC.PL.*	「計算」アプリケーションの結果を小数第1位まで表示します。
	2 DEC.PL.	「計算」アプリケーションの結果を小数第2位まで表示します。
	3 DEC.PL.	「計算」アプリケーションの結果を小数第3位まで表示します。

* 工場設定

「Density Determination」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
DEC.PLCS	NONE	「密度測定」アプリケーションの結果を小数桁なしで表示します。
	1 DEC.PL.*	「密度測定」アプリケーションの結果を小数第1位まで表示します。
	2 DEC.PL.	「密度測定」アプリケーションの結果を小数第2位まで表示します。
	3 DEC.PL.	「密度測定」アプリケーションの結果を小数第3位まで表示します。

* 工場設定

「Statistics」サブメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
COMP.PRT.	OFF	コンポーネント印字を非アクティブ化します。
	ON*	コンポーネント印字をアクティブ化します。
TAR./STAT.	OFF*	コンポーネント保存後の自動テアーを非アクティブ化します。
	ON	コンポーネント保存後の自動テアーをアクティブ化します。

* 工場設定

7.3.5 「Input」メインメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
ID NO.	最大8文字 09-0、A-Z、-、スペース	入力した機器のID番号を保存します。
LOT ID	OFF*	GLP印字で、ロットID番号の行の出力を非アクティブ化します。
	ON	GLP印字で、ロットID番号の行の出力をアクティブ化します。
DATE		入力した日付を保存します。
TIME		入力した時間を保存します。
USER.PASS.	最大8文字 09-0、A-Z、-、スペース	入力したユーザーパスワードを保存します。

* 工場設定

パラメータ	設定値	説明
DEL.PASS.	YES	入力したユーザーパスワードを削除します。
	NO*	入力したユーザーパスワードを削除しません。
SERV.PASS.	最大8文字 09-0、A-Z、-、スペース	サービスモードをアクティブ化します。
CAL.WT.		ユーザー定義のひょう量値を使用して、調整または校正プロセスの校正用分銅を変更します。
* 工場設定		

7.3.6 「Language」メインメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
Language	ENGLISH*	英語
	DEUTSCH	ドイツ語
	FRANCAIS	フランス語
	ITALIANO	イタリア語
	ESPANOL	スペイン語
	PORTUG.	ポルトガル語
	PYCKИИ	ロシア語
	POLSKI	ポーランド語
* 工場設定		

7.3.7 「Unit 1」、「Unit 2」、「Unit 3」、「Unit 4」の各アプリケーションメニューのパラメータ

パラメータ	設定値	説明
NONE*		単位の可用性は、国の規則に依存するため、国ごとに異なります。
		この場所での重量単位の切り替えをオフにします。
GRAMS – NEWTON	NONE*	「BALANCE」メニューの「DISP.DIG.」パラメータの構成値を、目量に保存します（「DISP.DIG.」パラメータについては、37ページの7.3.1章を参照）。
	ALL	「すべての小数桁を表示」：すべての小数桁をディスプレイに表示します。
	LP.ON/OFF	「荷重変化時に小数桁を1桁減らす」：安定するまで、ディスプレイの最終小数桁がオフになります。
	DIVIS.1	「最終桁は小数第1位」：常に小数第1位が最終桁になります。
	MINUS 1	「最終小数桁オフ」：最終小数桁がオフになり、測定値は小数桁1桁分が切り上げまたは切り下げになります。
* 工場設定		

8 操作

8.1 機器のオン/オフ

機器は、必要な動作温度に達した場合にのみ、正確な値を表示します。機器のスイッチをオンにした後のウォームアップ時間は、必ずお守りください。

手順

- ▶ 機器を電源に接続します。
- ▶ 電源に接続した後、機器のスイッチが自動的にオンにならない場合：ひょう量モジュールのオンキーを押します。
- ▶ 機器を正確なひょう量値の決定に必要な動作温度に到達させるには：機器をオンにした後、2時間のウォームアップ時間を守ります。
- ▷ 適合性評価済み機器の場合：ウォームアップ時間中はひょう量値に無効のマークが付きます。
- ▶ 機器のレベリングと調整を行います。
- ▷ 機器が使用できます。
- ▶ **注記** 先の尖ったものや鋭利なものは、操作ディスプレイを損傷することがあります！ペンなどで操作ディスプレイに触れると、操作ディスプレイのタッチスクリーンを損傷することがあります。操作ディスプレイは必ず指でタッチしてください。
- ▶ 機器をオフにするには：[On/Off] キーを長押しします。

8.2 機器のレベリング

傾斜センサーが、機器の配置の傾きを検出します。
レベリングが必要な場合：[Leveling] 表示が点滅します。

手順

- ▶ [Leveling] ボタンを押します。
- ▷ [Leveling] 表示が点滅します。
- ▷ 電動レベリングフットを使用して、自動的にレベリングされます。

8.3 電動風防の開閉（電動風防付き機器のみ）

[Change] キーを押すと、側面と上部の電動風防パネルが開閉します。[Change] キーを使用して、最大3つのドアを同時に制御できます。

手順

- ▶ 機器のスイッチをオンにします。
- ▶ すべての風防ドアを閉じます。
- ▶ [Change] キーを押して、ドアの開放度を決定するには：目的の位置まで手動でドアを押し開きます。
- ▶ [Change] キーで複数のドアを同時に制御する場合：目的の位置まで目的のドアを手動で押し開きます。
- ▶ [Change] キーを押します。
- ▷ 開いたドアが閉じます。
- ▷ 複数のドアが開いている場合：すべてのドアが閉じます。
- ▷ 次回 [Change] キーを押した時に、決定した位置でドアが開閉します。

8.4 ひょう量の準備

すべてのひょう量の前に、機器を準備する必要があります。

要件

機器が使用できる状態にあること。

注記

化学薬品は機器またはアクセサリーを損傷することがあります！

化学薬品は、機器または接続されたアクセサリーを内外から腐食させます。これにより、機器とディスプレイが損傷することがあります。

▶ 化学薬品のひょう量時は、適切な容器を使用します。

手順

- ▶ 機器をレベリングします。
- ▶ 校正に向け、機器をゼロ設定します。ゼロ設定するには、[Zero] キーを押します。
- ▶ 機器をゼロに **設定できない** 場合：ひょう量する試料を下ろし、機器を再度ゼロ設定します。
- ▶ 機器を校正します。

8.5 ひょう量

手順

- ▶ 機器をゼロ設定します。
- ▶ 必要な場合は、試料用容器を機器に載せます。
- ▶ 容器の重量を補正するには：機器をテアーします。テアーするには、[Tare] キーを押します。
- ▶ 試料に容器を使用する場合：試料を容器に入れます。
- ▶ 試料に容器を**使用しない**場合：試料をひょう量皿に載せます。
- ▶ ひょう量値が変化しなくなり、重量単位が表示されたら：測定値を読み取ります。

8.6 校正、調整、および直線化の概要

校正時は、校正用分銅を使用して、表示された値が実測値からどの程度外れているかを判定します。この偏差と、事前に設定されている目標値が比較されます。その後の調整で、この偏差を解消します。直線化時は、最適な特性曲線からの値の偏差が修正されます。

校正と調整は定期的の実施する必要があります：

- 毎日、機器のスイッチ投入時
- すべてのレベリング後
- 周囲環境条件（温度、湿度、または気圧）の変化した後
- 新しい設置場所に機器を設定した後

校正と調整はさまざまな方法で実施できます：

- isoCAL機能による調整
- 内部/外部の校正または調整
- セミマイクロ天びんと分析天びんの場合：内部直線化

M

法定計量の適合性評価済み機器では、内部校正/調整のみ可能です。

8.7 isoCAL機能による調整

機器は、isoCAL機能を使用して、自動的に内部で校正および調整することができます。

要件

- 機器がメニュー表示でないこと。
- 英数字入力がアクティブでないこと。
- ひょう量皿上の荷重が、2分間変化していないこと。
- ひょう量皿上の荷重の合計が、最大荷重の2%未満であること。
- 2分間、機器への入力がないこと。

isoCAL機能の開始要件をすべて満たし、以下の条件のいずれかが生じた場合：isoCAL機能が自動的に開始します。

考えられる条件：

- 環境温度が前回の調整/校正時から変化した。
- 間隔時間を超過した（間隔時間については、第15.8 推奨される校正用分銅章（76ページ）を参照）。
- 機器がレベリングされた。
- 前回の調整/校正後に、機器が電源から外されていた（適合性評価済みモデルのみ）。

手順

- ▶ isoCAL自動開始機能が設定されている場合（「ISOCAL」パラメータの構成値については、第7.3.1「Setup」メインメニューのパラメータ章（37ページ）を参照）：
 - ▷ 前述の条件に従って、isoCAL機能が開始すると：操作ディスプレイで [isoCAL] ボタンが点滅します。
 - ▷ 操作ディスプレイで、時間表示が15秒から0にカウントダウンされます。
 - ▷ 時間表示の持続時間内に、荷重の **変化がない**、または機器上で操作が **生じていない** 場合：isoCAL機能が開始します。
- ▶ isoCAL手動開始機能が設定されている場合（「ISOCAL」パラメータの構成値については、第7.3.1「Setup」メインメニューのパラメータ章（37ページ）を参照）：
 - ▷ isoCAL機能が開始すると：操作ディスプレイで [isoCAL] ボタンが点滅します。
 - ▶ [isoCAL] ボタンを押します。
 - ▷ isoCAL機能が開始します。

8.8 機器の内部校正と調整

校正とその後の調整

要件

- ひょう量皿に荷重がないこと。
- 操作ディスプレイが安定したひょう量値を表示すること。

手順

- ▶ メニューで内部調整を設定するには：「SETUP」/「BALANCE」メニューの「CAL./ADJ.」パラメータに、構成値「INT.CAL.」を選択します。
- ▶ 校正とその後の自動調整に対する調整機能の順序を設定するには：「SETUP」/「BALANCE」メニューの「CAL.SEQ.」パラメータに、構成値「ADJUST」を選択します。
- ▶ メニューを終了します。
- ▶ [Zero] キーを押します。

- ▶ 内部校正/調整を開始するには:[Adjust] ボタンを押します。
- ▶ 電動調整フット付きモデルで自動レベリングが設定されている場合:機器は自動でレベリングされます。
- ▷ 内部校正用分銅が装填されます。
- ▷ 校正中は [CAL.RUN.] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
- ▷ 機器が自動校正され、内部校正用分銅が元の位置に戻ります。
- ▷ [CAL.END] 表示が校正の終了を示します。

校正後の手動による調整開始

要件

- ひょう量皿に荷重がないこと。
- 操作ディスプレイが安定したひょう量値を表示すること。

手順

- ▶ メニューで内部調整を設定するには:「SETUP」/「BALANCE」メニューの「CAL/ADJ.」パラメータに、構成値「INT.CAL.」を選択します。
- ▶ その後の自動調整を行わない校正に対する調整機能の順序を設定するには:「SETUP」/「BALANCE」メニューで、「CAL.SEQ.」パラメータに構成値「CAL/ADJUST」を選択します。
- ▶ メニューを終了します。
- ▶ [Zero] キーを押します。
- ▶ 内部校正を開始するには:[Adjust] ボタンを押します。
- ▶ 電動調整フット付きモデルで自動レベリングが設定されている場合:機器は自動でレベリングされます。
- ▷ 内部校正用分銅が装填されます。
- ▷ 校正中は [CAL.RUN.] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
- ▷ 校正用分銅の値が表示されます。
- ▶ 調整を開始するには:キーパッドの [Confirm] ボタンを押します。
- ▷ 機器が校正され、内部校正用分銅が元の位置に戻ります。
- ▷ [CAL.END] 表示が校正の終了を示します。

8.9 機器の外部校正と調整(適合性評価済みモデルを除く)

工場設定のひょう量値を使用した外部校正

手順

- ▶ 「SETUP」/「BALANCE」メニューで、「CAL/ADJ.」パラメータに構成値「EXT.CAL.」を選択します。

ユーザー定義の重量値を設定する

校正用分銅に重量値を設定できます。ユーザー定義の重量値は、外部校正に使用します。

ユーザー定義の重量値を設定しない場合:事前に設定された重量値が使用されます。

手順

- ▶ 「INPUT」メニューで、構成値「CAL.WT.」を選択します。
- ▶ 目的の重量値を選択し、確定します。
- ▶ ユーザー定義の重量値を次回の校正に使用するには:「BALANCE」メニューで、「CAL/ADJ.」パラメータに構成値「E.CAL.USR.」を選択します。

校正とその後の調整

要件

- ひょう量皿に荷重がないこと。
- 操作ディスプレイが安定したひょう量値を表示すること。
- 機器の外部校正がロックされていないこと。
- 校正用分銅が使用できる状態にあること。

手順

- ▶ メニューで外部校正を設定するには:「SETUP」/「BALANCE」メニューで、「CAL/ADJ.」パラメータに、事前に設定されている校正用分銅を使用する外部校正、または上述したユーザー定義の校正用分銅を使用する外部校正を選択します。
- ▶ 校正とその後の自動調整に対する調整機能の順序を設定するには:「SETUP」/「BALANCE」メニューの「CAL.SEQ.」パラメータに、構成値「ADJUST」を選択します。
- ▶ メニューを終了します。
- ▶ [Zero] キーを押します。
- ▶ [Adjust] ボタンを押します。
- ▶ 電動調整フット付きモデルに自動レベリングが設定されている場合:機器は自動でレベリングされます。
- ▶ 表示された校正用分銅を天びんに載せます。機器に置かれた校正用分銅が特定限度内の場合、校正後に機器が自動調整されます。
 - ▷ 使用した分銅が重すぎると、[+] 記号が表示されます。
 - ▷ 使用した分銅が軽すぎると、[-] 記号が表示されます。
- ▷ [CAL.END] メッセージが校正の終了を示します。
- ▶ 校正完了後に校正用分銅を片付けます。

校正後の手動による調整開始

要件

- ひょう量皿に荷重がないこと。
- 操作ディスプレイが安定したひょう量値を表示すること。
- 機器の外部校正がロックされていないこと。

手順

- ▶ メニューで外部校正を設定するには:「SETUP」/「BALANCE」メニューで、「CAL/ADJ.」パラメータに、事前に設定されている校正用分銅を使用する外部校正、または上述したユーザー定義の校正用分銅を使用する外部校正を選択します。
- ▶ その後の自動調整を行わない校正に対する調整機能の順序を設定するには:「SETUP」/「BALANCE」メニューで、「CAL.SEQ.」パラメータに構成値「CAL/ADJUST」を選択します。
- ▶ メニューを終了します。
- ▶ [Zero] キーを押します。
- ▶ [Adjust] ボタンを押します。
- ▶ 電動調整フット付きモデルで自動レベリングが設定されている場合:機器は自動でレベリングされます。
- ▶ 表示された校正用分銅を天びんに載せます。使用する校正用分銅が定義された限度内の場合のみ、校正を開始できます。
 - ▷ 使用した分銅が重すぎると、[+] 記号が表示されます。
 - ▷ 使用した分銅が軽すぎると、[-] 記号が表示されます。
- ▶ キーパッドの [Confirm] ボタンを押します。校正を開始します。
- ▷ [CAL.END] 表示が校正の終了を示します。
- ▶ 校正完了後に校正用分銅を片付けます。

8.10 結果の印刷

校正結果は、GLP印字で印刷できます。

手順

- ▶ メニューでGLP印字を設定します (パラメータ設定については、第「Settings for Printouts」サブメニューのパラメータ章 (44ページ) を参照) :
- ▶ 機器を校正します。
- ▷ 校正が完了したら:
 - ▷ 印刷プロセスが開始します。
 - ▷ GLPフッターが印刷されます。

8.11 IDマーキングを使用するひょう量と印刷

機器とすべてのロットには、ID番号を割り当てることができます。ID番号は、GLP準拠の印刷時にGLPヘッダー内に表示されます。

要件

- メニューでIDマーキング (例:「BATCH1」) が入力されていること (第7.3.5「Input」メインメニューのパラメータ章 (47ページ) を参照)。
- GLP印字のロットID行の印刷が、メニューでアクティブ化されていること (第7.3.5「Input」メインメニューのパラメータ章 (47ページ) を参照)。
- GLP準拠の印字がアクティブ化されていること (第7.3.5「Input」メインメニューのパラメータ章 (47ページ) を参照)。
- 印字形式が、1行当たり22文字数に設定されていること (構成パラメータについては、第7.3.3「Data Output」メインメニューのパラメータ章 (44ページ) を参照)。

手順

- ▶ 印字を開始します。印字を開始するには、[Print] キーを押します。
- ▶ メニューのIDマーキング設定と現在のひょう量を記載したGLPヘッダーが印刷されます。
- ▶ 操作ディスプレイに [GLP] ボタンが表示されます。
- ▶ GLP印字を終了するには: [GLP] ボタンを押します。
- ▷ GLPフッターが印刷されます。

23-Apr-2018	13:06
Sartorius	
Mod.	MCE5202S
Ser. no.	12345678
Ver.	09-05-00.09.01
ID	CHARGE01

L ID	
G	+ 50.12 g

23-Apr-2018	13:07

8.12 イオナイザーのオン/オフ (オプション)

手順

- ▶ メニューでイオナイザーをアクティブ化し、イオナイザーの動作強度を決定するには:「DEVICE」/「IONIZER」メニューで、「POWER」パラメータに構成値「SOFT」、「MEDIUM」、または「STRONG」を選択します。
- ▶ メニューでイオン化プロセスの持続時間を指定するには:「DEVICE」/「IONIZER」メニューで、「DURATION」パラメータに「3 SEC」から「15 SEC」の値を選択します。
- ▶ 設定メニューを終了します。
- ▷ 操作ディスプレイに [Ionizer] ボタンが表示されます。
- ▶ イオン化プロセスを開始するには:[Ionizer] ボタンを押します。
- ▶ メニューでイオナイザーをオフにするには:「DEVICE」/「IONIZER」メニューで、「POWER」パラメータに構成値「OFF」を選択します。

8.13 アプリケーションの実行 (例)

8.13.1 「重量単位の切り替え」機能の実行

「重量単位の切り替え」機能では、基本単位および最大4つのその他の単位の間で表示を切り替えられます。単位はひょう量プロセス中に設定でき、小数桁を調整できます。

機器を起動するたびに、基本単位が表示されます。

手順

- ▶ メニューで「重量単位の切り替え」機能をアクティブ化するには:「BALANCE」メニューで、「UNIT」パラメータに構成値「ON」を選択します。
- ▶ 設定メニューを終了します。
- ▷ 機器が起動します。
- ▶ 変換可能な単位を選択するには:
 - ▶ 電動風防付き機器の場合:[Toggle between weight units] ボタンを長押しします。
 - ▶ 電動風防のない機器の場合:[Change] キーの [Toggle between weight units] ボタンを長押しします。
- ▶ 「重量単位の切り替え」メニューが開きます。
- ▶ 「Unit 1」～「Unit 4」のサブメニューを選択します。
- ▶ 目的の単位を選択し、表示を確定します (使用可能な単位については、第7.3.7「Unit 1」、「Unit 2」、「Unit 3」、「Unit 4」の各アプリケーションメニューのパラメータ章 (48ページ) を参照)。
- ▶ 選択した単位の表示桁数を設定するには:[Confirm] ボタンを押します (構成パラメータについては、第7.3.7「Unit 1」、「Unit 2」、「Unit 3」、「Unit 4」の各アプリケーションメニューのパラメータ章 (48ページ) を参照)。
- ▶ 目的の表示桁数を選択し、選択を確定します。
- ▶ 「重量単位の切り替え」機能のメニューを終了します。
- ▶ ひょう量中またはアプリケーション開始前に、表示される重量単位を切り替えるには:
 - ▶ 電動風防付き機器の場合:[Toggle between weight units] ボタンを、目的の単位が表示されるまで必要に応じて複数回押します。
 - ▶ 電動風防のない機器の場合:[Toggle between weight units] ボタンまたは [Change] キーを、目的の単位が表示されるまで必要に応じて複数回押します。
- ▷ 現在のひょう量値が選択した単位で表示されます。

8.13.2 「統計」アプリケーションの実行

「統計」アプリケーションは、最大99個のひょう量値を保存して、それらを統計的に評価します。

統計アプリケーションは、以下の値を保存し、エクスポートします：

- コンポーネント数
- 平均値
- 標準偏差
- 変動係数
- すべての値の合計
- 最低値 (最小値)
- 最高値 (最大値)
- スプレッド: 最大値と最小値の差

「統計」アプリケーションには、以下の機能を組み合わせることができます：

- 「重量単位の切り替え」(アプリケーション開始前のみ使用可能)
- IDマーキング
- 自動テアー

手順

- ▶ 「APPLIC.」メニューで統計アプリケーションを選択します。
- ▶ 設定メニューを終了します。
- ▶ 試料をひょう量皿に載せます。
- ▶ 必要な場合は、表示される重量単位を変更します。
- ▶ 統計の記録を開始するには：キーパッドの [Confirm] ボタンを押します。
- ▷ 現在のひょう量値が保存されます。

- ▶ 新しい値を保存するには：
 - ▶ 試料をひょう量皿から下ろします。
 - ▶ 新しい試料をひょう量皿に載せ、[Confirm] ボタンを押します。
- ▶ 結果表示で、現在のひょう量値、保存されたコンポーネント数、計算された平均値を切り替えるには：[Up] または [Down] ボタンを押します。
- ▶ 現在の統計を印刷して終了し、保存した値を削除するには：[Back] または [GLP] ボタンを押します。

Comp01+		100.22 g

Comp02+		100.21 g
---------	--	----------



n		6
x	+	100.258 g
s	+	0.037 g
sRel	+	0.04 %
Sum	+	601.55 g
Min	+	100.21 g
Max	+	100.31 g
Diff	+	0.10 g

9 クリーニングとメンテナンス


9.1 分析風防またはフラットガラス風防付き機器の準備

手順


- ▶ 装置をオフにします。
- ▶ 機器を電源から外します。電源ケーブルを壁面のコンセントから抜きます。
- ▶ 風防の側面パネルと上部パネルを完全に開きます。

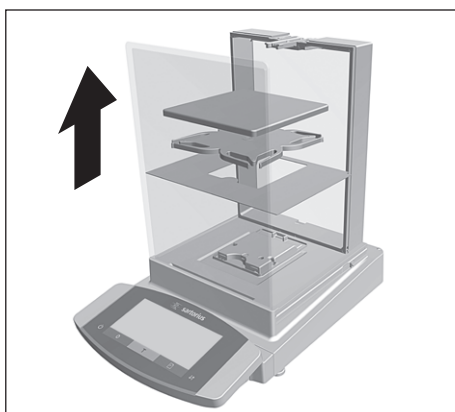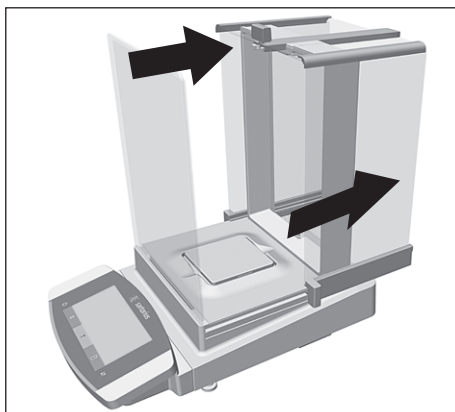


- ▶ ひょう量皿とすべての関連構成部品（例：シールドプレート、パンサポート）をひょう量室から取り出します。

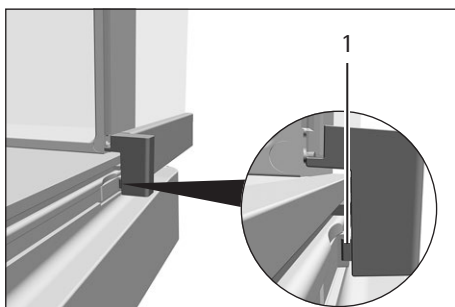

- ▶ 側面パネルを外すには：
 - ▶ 分析風防付き機器の場合：ドアハンドルのロックボタン(1)を長押しし、側面パネルをガイドレールから完全に引き出します。

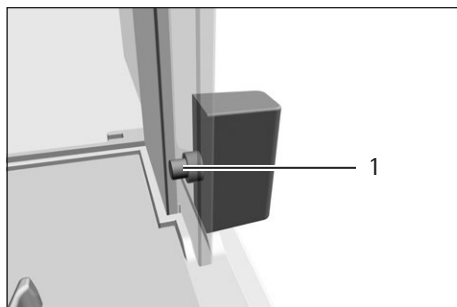

- ▶ フラットガラス風防付き機器の場合：ドアハンドルのロックボタン(1)を長押しし、側面パネルをガイドレールから完全に引き出します。

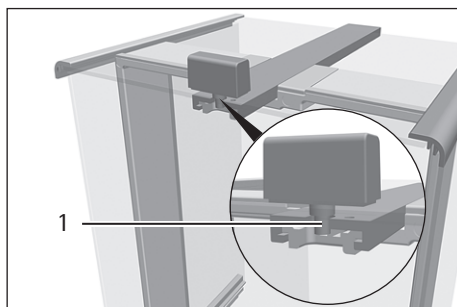


- ▶ 上部パネルを外すには：ドアハンドルのロックボタン(1)を長押しし、上部パネルをガイドレールから完全に引き出します。

9.2 フレーム風防付き機器の準備

手順

- ▶ 機器をオフにします。
- ▶ 機器を電源から外します。電源ケーブルを壁面のコンセントから抜きます。
- ▶ フレーム風防(1)を外し、ブラシまたは湿った布でクリーニングします。
- ▶ ひょう量皿(2)を外します。
- ▶ シールドプレート(3)とパンサポート(4)を外します。

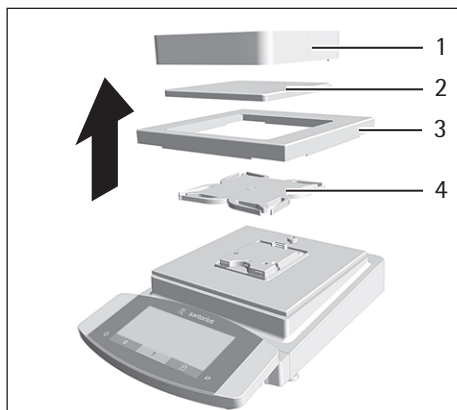

9.3 機器のクリーニング

注記

不適切な洗浄剤の使用は、機器の腐食や損傷につながります！

- ▶ 腐食性、塩化物含有、または強力な洗浄剤は**使用しない**でください。
- ▶ 研磨剤を含む洗浄剤（例：精練剤、スチールウール）は**使用しない**でください。
- ▶ 溶剤系の洗浄剤は**使用しない**でください。
- ▶ 使用する洗浄剤が、材料に適合していることを確認します（第15.3 材料章（69ページ）を参照）。
- ▶ クリーニングに使用する布などは、軽く湿らせる程度にします。

手順

- ▶ **注記** 水分や塵埃が入ると、機器の作動不良や損傷につながります！
 - ▶ 塵埃や残った試料の粉末は、ブラシやハンディクリーナーで取り除きます。
- ▶ **注記** 不適切な洗浄剤の使用は、ひょう量皿の腐食や損傷につながります！
 - ▶ 天びん基部、シールドプレート、ひょう量皿を、洗浄剤と布で拭きます。洗浄剤は、必ずステンレススチールとチタンに適したものにします。

- ▶ ひょう量皿の関連構成部品（シールドプレート、パンサポートなど）を、ブラシまたは湿った布でクリーニングします。
- ▶ 機器ハウジングを湿った布で拭きます。汚れがひどいときは、刺激の弱い石鹼液を使用します。
- ▶ 分析風防またはガラス風防付き機器の場合：ひょう量室を湿った布で拭きます。汚れがひどいときは、刺激の弱い石鹼液を使用します。

ヒント

ひょう量皿は定期的に（例：週1度）クリーニングすることをお勧めします。ひょう量皿に堆積物が形成されないようにします。

より確実に保護するには、ひょう量皿に保護オイルを塗布します。保護オイルは、必ずステンレススチールとチタンに適したものにします。

9.4 機器の組立と接続

手順

- ▶ すべての構成部品を機器内に戻します（挿入については、第5.6 分析風防またはフラットガラス風防付き機器の設置章（29ページ）、第5.7 フレーム風防付き機器の設置章（32ページ）を参照）。
- ▶ 機器を電源に再度接続します（第6.3 電源の接続章（35ページ）を参照）。

9.5 メンテナンススケジュール

間隔	構成部品	処置	章、ページ
12ヶ月～2年ごと（操作条件によって異なる）	システム全体	Sartorius Serviceにご連絡ください。	17、81

9.6 ソフトウェア更新プログラムの実行

ソフトウェア更新プログラムは、機器のUSB-A接続を使用して、USB大容量記憶装置からインストールします。

要件

- 機器のスイッチがオンになっていること。
- ソフトウェア更新プログラムが、USB大容量記憶装置に保存されていること。

手順

- ▶ ソフトウェア更新プログラムを、ザルトリウスのWebサイトからUSB大容量記憶装置にダウンロードします。
- ▶ zipファイルの場合：スティック上のソフトウェア更新ファイルを解凍します。
- ▶ ソフトウェア更新プログラムを格納したUSB大容量記憶装置を、機器のUSB-A接続部に差し込みます。
- ▶ 構成メニューにアクセスし、「UPDATE」メインメニューを選択します。
- ▶ 「UPDATE」メインメニューで、「EXECUTE?」パラメータを選択します。
- ▷ [COPYING] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
- ▷ [REBOOT] 表示が操作ディスプレイに表示され、機器が再起動します。
- ▷ [UNPACK] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
- ▷ [RESTART] 表示が操作ディスプレイに表示され、機器が再起動します。
- ▷ 再起動中に、まず [CHECK.APC] 表示が表示されます。次に、[PROG APC] 表示が操作ディスプレイに約2秒間表示されます。
 - ▶ 機器のスイッチを**切らない**でください!
- ▷ インストールが完了すると、[PROG OK] 表示が表示されます。
- ▷ 特定したすべての構成部品が、新しいファームウェアで更新されます。
- ▷ インストールのプロセスが完了すると、[FINISH] 表示が表示されます。
- ▷ 機器が再起動します。
- ▷ 機器が使用できます。

10 作動不良

10.1 ステータスメッセージ

ステータスメッセージ	不具合	原因	解決策	章、ページ
OLDER?	ソフトウェア更新プログラムを格納したUSB大容量記憶装置を接続した場合：機器が旧バージョンの更新プログラムを検出した。	ソフトウェア更新プログラムのバージョンが、機器のソフトウェアバージョンより古い。	そのまま更新を実行するには：表示を確定します。	
LOCKED	ソフトウェア更新プログラムを、適合性評価済み機器にインストールしようとしている。	ソフトウェア更新プログラムは、適合性評価済み機器に インストールできない 。	ソフトウェア更新プログラムが、対応する承認を受けている場合：Sartorius Serviceが、ソフトウェア更新プログラムを機器にアップロードできます。その後、再ベリフィケーションが必要な場合があります。	
INVALID.	ソフトウェア更新プログラムを格納したUSB大容量記憶装置を接続した場合：機器が有効な更新プログラムを見つけない。	有効な製造業者のソフトウェア更新プログラムが、接続したUSB大容量記憶装置上に存在しない。	USB大容量記憶装置上にファイルがあるかどうかを確認します。Sartorius Serviceからソフトウェア更新ファイルを購入します。	

10.2 警告メッセージ

警告メッセージ	不具合	原因	解決策	章、ページ
APP.ERR.	機器が無効なひょう量値を測定した。	荷重が小さすぎる。 ひょう量値が負の値になる。	荷重を最小荷重以上まで増やします。	
		天びんに試料が 載っていない 。	天びんに試料を載せます。	
DIS.ERR.	出力する値を操作ディスプレイに 表示できない 。	表示するデータが設定した表示形式と 一致しない 。	メニューで表示設定を調整します（例：分解能、単位、小数桁）。	
HIGH	機器の荷重が大きすぎる。	機器の最大ひょう量を超えている。	荷重を機器の最大ひょう量以下まで減らします。	
LEVEL.ERR.	機器でひょう量値を 測定できない 。	機器が 水平でない 。	機器をレベルリングします。	8.2、49
LOW	ひょう量モジュール内のひょう量コンバーターのモジュール化が低すぎる。	天びんにひょう量皿が 載っていない 。 以前に忘れられた分銅が、機器の開始後に降ろされた。	ひょう量皿を機器に差し込み、機器のオフとオンを再度切り替えます。	
ERR 54		ひょう量システムまたは機器の電子部品にエラーが生じている。	Sartorius Serviceにご連絡ください。	

警告メッセージ	不具合	原因	解決策	章、ページ
CHK.ERR.	内部保存媒体に障害がある。	ファームウェアでメモリーエラーが生じている。	ソフトウェア更新を実行します。 問題が続く場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。	9.6、60
COMM.ERR.	機器がひょう量値を受信できない。	制御ユニットとひょう量モジュール間の通信がない。	制御ユニットがひょう量モジュールとの通信を回復するまで待ちます。 問題が続く場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。	
ELISE.ERR.	傾斜センサーとの通信がない。	ファームウェアでメモリーエラーが生じている。	機器のオフとオンを再度切り替えます。 問題が続く場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。	
MOTOR.ERR.	機器をレベリングできない。	機器の傾きが大きすぎるか、または電動フットに欠陥がある。	設置場所を変えます。 問題が続く場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。	
PRT.ERR.	[Print] キーがロックされている。	印刷出力のデータインターフェースがxBPIモードに設定されている。	メニューを工場設定にリセットします。 問題が続く場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。	
SYS.ERR.	システムデータに障害がある。	制御ユニットでメモリーエラーが生じている。	機器のオフとオンを再度切り替えます。 問題が続く場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。	
ERR 02	ゼロ点エラーのため、校正機能開始時に機器を校正できない。	校正前に機器をテアーまたはゼロ設定していない。 機器に荷重がある。	機器をテアーまたはゼロ設定します。 必要に応じて、プリロードと設定を確認します。 試料をひょう量皿から取り除きます。	
ERR 10	テアーできない。	アプリケーションプログラムにテアーメモリーがあるため、機器を手動でテアーできない。	テアーメモリーを解放するには：[Back] ボタンでアプリケーションプログラムを終了します。	
ERR 11	ひょう量値をテアーメモリーに保存できない。	ひょう量値が負の値または「ゼロ」になる。	ひょう量している試料を確認します。 天びんに試料を載せる前に、必要に応じて機器をゼロ設定します。	
ERR 520 ～ERR 527	構成要素の交換に障害がある。 ソフトウェア更新を完了できない。	使用可能なコンポーネントのファームウェアバージョンが一致しない。	機器のファームウェアを確認します。 ソフトウェア更新を実行します。 問題が続く場合：Sartorius Serviceにご連絡ください。	9.6、60

10.3 トラブルシューティング


不具合	原因	解決策	章、ページ
操作ディスプレイに何も表示されない。	機器が電源に接続されていない。	電源への接続を確認します。	6.3、35
	ACアダプターが 接続されていない 。	電源ケーブルを電源に接続します。	6.3、35
表示されたひょう量値が絶えず変化する。	設置場所が不安定。	周囲環境条件に合わせてパラメータを調整します。	
		設置場所を変えます。	5.2、26
	ひょう量皿とハウジングの間に異物がある。	異物を取り除きます。	
機器の表示するひょう量値が明らかに間違っている。	機器が 校正されていない 。	機器を校正します。	
	ひょう量前に機器が テアーされていない 。	機器をテアーします。	
[Leveling] 表示が点滅する。	機器を水平にする必要がある。	機器をレベルリングします。	8.2、49
適合性評価済み機器の場合: [Invalid weight value] 表示が表示される	[Change] キーを押すと、この障害の原因が表示され、同時に「重量単位の切り替え」機能がロックされる。		
	– LEVEL.ERR.: 機器を水平にする必要がある。	機器をレベルリングします。	8.2、49
	– ISOCALER.: 機器を校正する必要がある。	機器を校正します。	
	– WARMUP.xx.: 機器がウォームアップ段階にあり、まだその動作温度に達していない。xx = 残り時間 (分)	機器をオンにした後、ウォームアップ時間を守ります。	8.1、49
	– VALUE.ERR.: ひょう量値が無効。	機器をゼロに設定します。	

11 使用の停止

11.1 機器の使用停止

手順

- ▶ 機器をオフにします。
- ▶ 機器を電源から外します。
- ▶ 機器とすべての接続機器およびアクセサリ（例：プリンターの電子モジュール）との接続を外します。
- ▶ 分析風防またはフラットガラス風防付き機器：風防の側面パネルと上部パネルを外します（第9.2 フレーム風防付き機器の準備章（58ページ）を参照）。
- ▶ 機器をクリーニングします（第9.3 機器のクリーニング章（58ページ）を参照）。
- ▶ すべての構成部品を機器内に戻します（第5.6 分析風防またはフラットガラス風防付き機器の設置章（29ページ）、第5.7 フレーム風防付き機器の設置章（32ページ）を参照）。
- ▶ 床下ひょう量を設定している場合：
 - ▶ 側面を下にして、機器を柔らかい面に置きます。
 - ▶ 床下ひょう量用フックをねじ穴から抜きます。
 - ▶ 床下ひょう量用フック（2）をひょう量モジュール底面の固定具に戻します。
 - ▶ 床下ひょう量装置（1）のカバーを元に戻します。
 - ▶ 水平面の上に、機器を底部を下にして置きます。

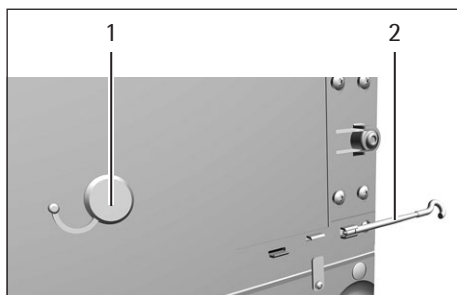

12 運搬

12.1 機器の運搬

手順

- ▶ **⚠ 注意** 割れたガラスでケガをする危険があります！ガラス製構成部品は、落下や不適切な取り扱いにより破損することがあります。ガラスの破片はケガの原因になります。
- ▶ 機器を持ち上げるときは、**風防ではなく必ず底部**を持ちます。



- ▶ 持ち上げて運搬する場合は、人やものに妨害されない場所を通ります。
- ▶ 機器は、1人で持ち上げや運搬をしないでください。
- ▶ 長い距離を運搬する場合には、台車などの適切な運搬器具を使用してください。

13 保管と輸送

13.1 保管

手順

- ▶ 機器をオフにします。
- ▶ 機器を電源から外します。
- ▶ 機器とすべての接続機器およびアクセサリ（例：プリンター）との接続を外します。
- ▶ 機器をクリーニングします（第9.3 機器のクリーニング章（58ページ）を参照）。
- ▶ 周囲環境条件に従って機器を保管します（69ページの15.6章を参照）。

13.2 機器と部品の返品

欠陥のある機器や機器の構成部品は、ザルトリウスに返品できます。返品する機器はクリーニングして汚染を除去し、元のパッケージに入れるなどして適切に梱包してください。

運搬中に損傷が生じた場合、および受け取り後にザルトリウスが機器または機器の構成部品のクリーニングおよび消毒を行った場合、それらの費用は発送者が負担するものとします。

警告

汚染された機器は、ケガにつながる危険があります！

危険物質（核、生物学、または化学 - NBC）で汚染された機器は、**修理や処分の対象になりません。**

- ▶ 汚染除去に関する情報をよくお読みください（66ページの14.1章を参照）。

手順

- ▶ 機器を電源から外します。
- ▶ 機器とすべての接続機器およびアクセサリ（例：プリンター）との接続を外します。
- ▶ 機器をクリーニングします。
- ▶ 機器または機器の構成部品の返品方法は、Sartorius Serviceにお問い合わせください（返品の指示については、www.sartorius.comをご覧ください）。
- ▶ 返品する機器および機器の構成部品は、元のパッケージに入れるなどして適切に梱包します。

14 処分

14.1 汚染除去に関する情報

本機器には、処分に特殊措置を必要とする危険物質は**含まれていません**。

プロセスで使用された汚染試料は、生物学的または化学的危険をもたらす可能性がある危険物質です。

機器が危険物質に接触した場合：適切な汚染除去および申告を確実に行う必要があります。オペレーターは、運搬と処分の適切な申告、および機器の適切な処分に関する都道府県庁の規制を順守する責任があります。

警告

汚染された機器は、ケガにつながる危険があります！

ザルトリウスは、危険物質で汚染された機器（NBC汚染）の修理または処分を受け付けていません。

14.2 機器と部品の処分

14.2.1 処分にに関する情報

機器と機器のアクセサリーは、廃棄設備で適切に処分する必要があります。

機器の内部にリチウムバッテリー（CR2032）が設置されています。バッテリーは、廃棄設備で適切に処分する必要があります。

梱包材は環境にやさしい材料を使用しており、二次原料として再利用できます。

14.2.2 処分

要件

機器の汚染が除去されていること。

手順

- ▶ 機器を処分します。当社Webサイト（www.sartorius.com）の処分にに関する指示に従ってください。
- ▶ 機器の内部にリチウムバッテリー（CR2032）が設置されていることを、廃棄設備に通知します。
- ▶ 都道府県庁の規制に従って梱包材を処分します。

15 技術データ

15.1 寸法と重量

15.1.1 セミマイクロ天びん

	単位	手動風防付き	電動風防付き
		値	値
寸法			
ひょう量モジュール (L x W x H)	mm	404 x 240 x 373	404 x 240 x 373
電子モジュール (L x W x H)	mm	211 x 240 x 56	211 x 240 x 56
ひょう量皿の大きさ	mm	85 x 85	85 x 85
概算重量	kg	10.15	11.65

15.1.2 分析天びん

	単位	手動風防付き	電動風防付き
		値	値
寸法 (L x W x H)	mm	425 x 240 x 373	425 x 240 x 373
ひょう量皿の大きさ	mm	85 x 85	85 x 85
概算重量	kg	8.2	10.0

15.1.3 精密天びん

	単位	フレーム風防付き	フラットガラス風防付き	手動分析風防付き	電動分析風防付き
		値	値	値	値
寸法 (L x W x H)	mm	425 x 240 x 122	425 x 240 x 284	425 x 240 x 373	425 x 240 x 373
ひょう量皿の大きさ	mm	140 x 140	140 x 140	140 x 140	140 x 140
概算重量	kg	5.9	7.5	9.4	10.2

15.2 電源

15.2.1 機器

必ずザルトリウスACアダプターYEPS03-15V0を使用

15.2.2 電源ユニット

	単位	値
品目番号		YEPS03-15V0
一次		
AC電圧	V	100～240 (± 10%)
周波数	Hz	50～60 (± 5%)
電流消費 (最大値)	A	1.0
二次		
出力電流2AでのDC電圧	V	14.25～15.75
最大電力	W	30
短絡保護: 電子式		
IEC 62368-1準拠の保護クラス		I
IEC 61010-1準拠の汚染度		2
IEC 606641-1準拠の過電圧カテゴリ		II
IEC 62368-1準拠の設置場所、最大海拔高度	m	5000
温度		
動作時	°C	0～+40
保管と運搬時	°C	-20～+80
IEC 60320-1/C14準拠の主電源接続用コネクタ: 3ピン		
電源ケーブル		
IEC 60320-1/C14準拠の電源ケーブル: 各国専用の3ピン両側プラグ		
その他のデータ: ACアダプターのラベルを参照		

15.2.3 電気装置の安全性

EN 61010-1/IEC 61010-1 (計測、制御および試験所使用電気機器の安全要求事項 — 第1部: 一般要求事項) に準拠

15.2.4 電磁両立性

耐干渉性

工業地域での使用に適合

干渉クラス

クラスB

住宅地域および住宅に電気を供給するための低電圧網に接続されている地域での使用に適合

15.3 材料

ハウジング：アルミダイカスト、プラスチックPBT、オプティホワイトフロート、ステンレススチール
1.4401 | 1.4404、PAハンドル、アルミ押出ジョイナー

制御ユニット：プラスチックPBT、フロートガラス、ステンレススチール1.4301

15.4 統合クロック

	単位	値
1ヶ月当たりの最大変動 (RTC)	秒	30

15.5 バックアップバッテリー

	単位	値
リチウムバッテリー (CR2032)		
室温での最低耐用期間	年	10

15.6 周囲環境条件

15.6.1 設置場所

	単位	値
設置場所		
標準的な試験検査室		
IEC 60259-1準拠の設置場所、最大海拔高度	m	3000
屋内使用のみ		
温度		
動作時	°C	+5～+40
適合性評価済み機器の動作時： 機器のIDプレートに記載された情報を参照		
保管時と運搬時	°C	-20～+60
相対湿度		
温度31°C以下	%	80
31°Cで80%から40°Cで50%まで直線的に低下		
ヒーターや直射日光からの熱がない		
開放された窓、エアコン、ドアなどからの空気の流れがない		
振動がない		
人の通行が多くない		
電磁場がない		
空気の乾燥がない		

15.6.2 isoCAL機能を使用する室温

		MCE225S	MCE225P	MCE125S	MCE125P
	単位	値	値	値	値
2014/31/EU指令に準拠した適用範囲					
isoCAL機能使用	°C	+10～+30	+10～+30	+10～+30	+10～+30
isoCAL機能不使用	°C	+17～+27	+17～+27	+17～+27	+17～+27

		MCE524S	MCE524P	MCE324S	MCE324P
	単位	値	値	値	値
2014/31/EU指令に準拠した適用範囲					
isoCAL機能使用	°C	+10～+30	+10～+30	+10～+30	+10～+30
isoCAL機能不使用	°C	-	-	+17～+27	+17～+27

		MCE224S	MCE124S	MCE5203S	MCE5203P
	単位	値	値	値	値
2014/31/EU指令に準拠した適用範囲					
isoCAL機能使用	°C	+10～+30	+10～+30	+10～+30	+10～+30
isoCAL機能不使用	°C	+17～+27	+17～+27	-	-

		MCE3203S	MCE2203S	MCE2203P	MCE1203S
	単位	値	値	値	値
2014/31/EU指令に準拠した適用範囲					
isoCAL機能使用	°C	+10～+30	+10～+30	+10～+30	+10～+30
isoCAL機能不使用	°C	+17～+27	+17～+27	+17～+27	+17～+27

		MCE623S	MCE623P	MCE323S	MCE5202S
	単位	値	値	値	値
2014/31/EU指令に準拠した適用範囲					
isoCAL機能使用	°C	+10～+30	+10～+30	+10～+30	+10～+30
isoCAL機能不使用	°C	+10～+30	+10～+30	+10～+30	+17～+27

15.6.3 保護等級

IP保護等級：防塵と防水

15.7 計量データ

15.7.1 MCE225S | MCE225P | MCE125S | MCE125Pモデル

		MCE225S	MCE225P	MCE125S	MCE125P
	単位	値	値	値	値
目量 (d)	mg	0.01	0.01 0.02 0.05	0.01	0.01 0.1
最大容量 (Max)	g	220	60 120 220	120	60 120
荷重5 %での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	0.015	0.015	0.015	0.015
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.01	0.01	0.01	0.01
最大荷重付近での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	0.025	0.04	0.025	0.06
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.02	0.02	0.02	0.02
直線性偏差					
公差	mg	0.1	0.15	0.1	0.15
標準値	mg	0.065	0.1	0.065	0.1
偏心荷重時の偏差、OIML R76に基づく位置					
試験分銅	g	100	100	50	50
公差	mg	0.15	0.2	0.15	0.2
標準値	mg	0.1	0.1	0.1	0.1
感度ドリフト (+10°C ~ +30°C)	ppm/K	1	1	1	1
テアー最大容量: 最大荷重の100%未満					
2014/31/EU指令に基づく精度等級		I	I	I	I
2014/31/EU指令に基づく検証目量 (e)	mg	1	1	1	1
2014/31/EU指令に基づく最小荷重 (Min)	mg	1	1	1	1
USP (米国薬局方) 第41章に基づく最小初期ひょう量					
最適な最小初期ひょう量	mg	8.2	8.2	8.2	8.2
標準的な最小初期ひょう量	mg	13	13	13	13
安定所要時間 (代表値)	秒	2	2	2	2
応答時間 (代表値)	秒	6	6	6	6

15.7.2 MCE524S | MCE524P | MCE324S | MCE324Pモデル

		MCE524S	MCE524P	MCE324S	MCE324P
	単位	値	値	値	値
目量 (d)	mg	0.1	0.1 0.2 0.5	0.1	0.1 0.2 0.5
最大容量 (Max)	g	520	120 240 520	320	80 160 320
荷重5 %での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	0.08	0.08	0.08	0.08
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.04	0.04	0.04	0.04
最大荷重付近での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	0.1	0.15	0.1	0.1
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.05	0.05	0.05	0.05
直線性偏差					
公差	mg	0.4	0.5	0.3	0.5
標準値	mg	0.2	0.2	0.2	0.2
偏心荷重時の偏差、OIML R76に基づく位置					
試験分銅	g	200	200	200	200
公差	mg	0.3	0.4	0.3	0.4
標準値	mg	0.2	0.2	0.2	0.2
感度ドリフト (+10°C ~+30°C)	ppm/K	1	1	1	1
テアー最大容量:最大荷重の100%未満					
2014/31/EU指令に基づく精度等級		I	I	I	I
2014/31/EU指令に基づく検証目量 (e)	mg	1	1	1	1
2014/31/EU指令に基づく最小荷重 (Min)	mg	10	10	10	10
USP (米国薬局方) 第41章に基づく最小初期ひょう量					
最適な最小初期ひょう量	mg	82	82	82	82
標準的な最小初期ひょう量	mg	82	82	82	82
安定所要時間 (代表値)	秒	1	1	1	1
応答時間 (代表値)	秒	3	3	3	3

15.7.3 MCE224S | MCE124S | MCE5203S | MCE5203Pモデル

		MCE224S	MCE124S	MCE5203S	MCE5203P
	単位	値	値	値	値
目量 (d)	mg	0.1	0.1	1	1 2 5
最大容量 (Max)	g	220	120	5200	1200 2400 5200
荷重5 %での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	0.07	0.1	1	1
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.05	0.05	0.6	0.6
最大荷重付近での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	0.07	0.1	1	1
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.05	0.05	0.6	0.6
直線性偏差					
公差	mg	0.2	0.2	5	5
標準値	mg	0.13	0.13	2	3
偏心荷重時の偏差、OIML R76に基づく位置					
試験分銅	g	100	50	2000	2000
公差	mg	0.2	0.2	2	2
標準値	mg	0.12	0.12	1	1
感度ドリフト (+10°C ~ +30°C)	ppm/K	1	1	1	1
テアー最大容量: 最大荷重の100%未満					
2014/31/EU指令に基づく精度等級		I	I	I	I
2014/31/EU指令に基づく検証目量 (e)	mg	1	1	10	10
2014/31/EU指令に基づく最小荷重 (Min)	mg	10	10	100	100
USP (米国薬局方) 第41章に基づく最小初期ひょう量					
最適な最小初期ひょう量	mg	82	82	820	820
標準的な最小初期ひょう量	mg	100	100	1200	1200
安定所要時間 (代表値)	秒	1	1	1	1
応答時間 (代表値)	秒	3	3	2	2

15.7.4 MCE3203S | MCE2203S | MCE2203P | MCE1203Sモデル

		MCE3203S	MCE2203S	MCE2203P	MCE1203S
	単位	値	値	値	値
目量 (d)	mg	1	1	1 10	1
最大容量 (Max)	g	3200	2200	1010 2200	1200
荷重5 %での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	1	0.7	0.7	0.7
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.6	0.5	0.5	0.5
最大荷重付近での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	1	1	1	0.7
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.6	0.6	0.6	0.6
直線性偏差					
公差	mg	5	3	5	2
標準値	mg	2	2	3	1
偏心荷重時の偏差、OIML R76に基づく位置					
試験分銅	g	1000	1000	1000	500
公差	mg	2	2	3	2
標準値	mg	1	1	2	1
感度ドリフト (+10°C ~+30°C)	ppm/K	1	1	1	1.5
テアー最大容量:最大荷重の100%未満					
2014/31/EU指令に基づく精度等級		I	I	I	I
2014/31/EU指令に基づく検証目量 (e)	mg	10	10	10	10
2014/31/EU指令に基づく最小荷重 (Min)	mg	100	100	100	100
USP (米国薬局方) 第41章に基づく最小初期ひょう量					
最適な最小初期ひょう量	mg	820	820	820	820
標準的な最小初期ひょう量	mg	1200	1000	1000	1000
安定所要時間 (代表値)	秒	1	1	1	1
応答時間 (代表値)	秒	2	1.5	1.5	1.5

15.7.5 MCE623S | MCE623P | MCE323S | MCE5202Sモデル

		MCE623S	MCE623P	MCE323S	MCE5202S
	単位	値	値	値	値
目量 (d)	mg	1	1 / 2 / 5	1	10
最大容量 (Max)	g	620	150 / 300 / 620	320	5200
荷重5 %での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	0.7	1	0.7	6
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.4	0.4	0.4	2
最大荷重付近での再現性					
荷重値の標準偏差、公差	mg	0.7	1	0.7	6
荷重値の標準偏差、標準値	mg	0.5	0.5	0.5	2
直線性偏差					
公差	mg	2	5	2	10
標準値	mg	0.6	1.5	0.6	5
偏心荷重時の偏差、OIML R76に基づく位置					
試験分銅	g	200	200	200	2000
公差	mg	2	4	2	10
標準値	mg	1	3	1	5
感度ドリフト (+10°C ~ +30°C)	ppm/K	2	2	2	2
テアー最大容量: 最大荷重の100%未満					
2014/31/EU指令に基づく精度等級		II	II	II	I
2014/31/EU指令に基づく検証目量 (e)	mg	10	10	10	100
2014/31/EU指令に基づく最小荷重 (Min)	mg	20	20	20	1000
USP (米国薬局方) 第41章に基づく最小初期ひょう量					
最適な最小初期ひょう量	mg	820	820	820	8200
標準的な最小初期ひょう量	mg	820	820	820	8200
安定所要時間 (代表値)	秒	0.8	0.8	0.8	0.8
応答時間 (代表値)	秒	1	1	1	1

15.8 推奨される校正用分銅

		MCE225S	MCE225P	MCE125S	MCE125P
	単位	値	値	値	値
外部試験分銅	g	200	200	100	100
推奨される精度等級		E2	E2	E2	E2

		MCE524S	MCE524P	MCE324S	MCE324P
	単位	値	値	値	値
外部試験分銅	g	500	500	300	300
推奨される精度等級		E2	E2	E2	E2

		MCE224S	MCE124S	MCE5203S	MCE5203P
	単位	値	値	値	値
外部試験分銅	g	200	100	5000	5000
推奨される精度等級		E2	E2	E2	E2

		MCE3203S	MCE2203S	MCE2203P	MCE1203S
	単位	値	値	値	値
外部試験分銅	g	3000	2000	1000	1000
推奨される精度等級		E2	E2	E2	E2

		MCE623S	MCE623P	MCE323S	MCE5202S
	単位	値	値	値	値
外部試験分銅	g	500	500	200	5000
推奨される精度等級		E2	E2	E2	E2

15.9 isoCAL機能

15.9.1 MCE225S | MCE225P | MCE125S | MCE125P | MCE524S | MCE524P | MCE324S | MCE324P |
MCE224S | MCE124S | MCE5203S | MCE5203P | MCE3203S | MCE2203S | MCE2203P | MCE1203Sモデル

	単位	値
isoCALは以下の基準で起動します：		
温度変化時	K	1.5
時間間隔後	h	12
レベリング完了後		

15.9.2 MCE5202S | MCE623S | MCE623P | MCE323Sモデル

	単位	値
isoCALは以下の基準で起動します：		
温度変化時	K	2
時間間隔後	h	12
レベリング完了後		

15.10 インターフェース

15.10.1 COM-RS232インターフェースの仕様

インターフェースのタイプ：シリアルインターフェース


インターフェース動作：全二重

レベル：RS232

接続：D-subコネクタ、9ピン

最大ケーブル長：10 m

ピンの割り当て：

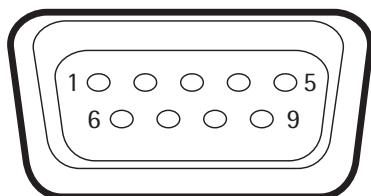

ピン1：割り当てなし
 ピン2：データ出力 (TxD)
 ピン3：データ入力 (RxD)
 ピン4：割り当てなし
 ピン5：内部アース
 ピン6：割り当てなし
 ピン7：送信可 (CTS)
 ピン8：送信要求 (RTS)
 ピン9：割り当てなし

15.10.2 USB-Aインターフェースの仕様

通信：USBホスト (マスター)

接続可能な機器：ザルトリウス製プリンター、ソフトウェア更新プログラムを格納したUSBスティック

15.10.3 USB-Bインターフェースの仕様

通信：USB機器 (スレーブ)

インターフェースのタイプ：仮想シリアルインターフェース (仮想COMポート、VCP) および「PC直接」通信

16 アクセサリ

16.1 アクセサリ

以下の表は、注文可能なアクセサリの一部です。その他の製品に関する情報は、ザルトリウスにお問い合わせください。

16.1.1 プリンターと通信関連

品目	数量	注文番号
熱転写 感熱式プリンター (連続用紙と連続ラベルへのGLP/GMP印字対応)	1	YDP30
標準用紙とインクリボンのセット、90 m、YDP30用	1	69Y03285
粘着テープ付き用紙とインクリボンのセット、90 m、YDP30用	1	69Y03286
標準感熱紙、24 mロール、YDP30 YDP40用	5	69Y03287
粘着テープ付き感熱紙、13 mロール、YDP30用	5	69Y03288
粘着テープ付きラベル、YDP30用		
58 mm x 100 mm	350	69Y03094
58 mm x 76 mm	500	69Y03093
58 mm x 30 mm	1000	69Y03092
ディスプレイ用ケーブル3 m (ディスプレイとひょう量ユニットを離して設置する場合に使用)、Sartorius Serviceまたは工場で設置 (注文番号 VF4016)	1	注文品
ディスプレイ用ケーブル3 mの設置 (ディスプレイとひょう量ユニットを離して設置する場合に使用)	1	VF4016
ケーブル3 m (ひょう量モジュールと電子モジュール間、セミマイクロ天びん用)	1	YCC01-MSM3
RS232C接続ケーブル、9ピン、3 m (9ピンCOMポート搭載PCへの接続用)	1	注文品
Sartorius Wedge (PCと天びん間のデータ通信用ソフトウェア)	1	YSW02

16.1.2 ディスプレイと入出力用機器

品目	数量	注文番号
表示コントロールユニット (カラーTFTディスプレイおよびタッチスクリーン搭載)	1	YAC01MCA
モーションセンサー (動作制御で最大4機能をトリガ、メニューで選択)	1	YHS02MS

16.1.3 ピペット校正ハードウェア

品目	数量	注文番号
セミクロ天びんおよび分析天びん用ピペット校正キット (水分トラップと必要なすべてのアダプター入り)	1	YCP04MS

16.1.4 フィルター天びんと静電気防止アクセサリ

品目	数量	注文番号
静電気防止ひょう量皿、直径130 mm、セミクロ天びんおよび分析天びんのひょう量モジュール用	1	YWP04MS
イオナイザー (試料の静電気除去用)	1	YIB01-0DR
ペン型イオナイザープローブ (試料の静電気除去用)	1	YSTP01
イオナイザー		
U型電極付き (230 V用)	1	YIB02-230V
U型電極付き (115 V用)	1	YIB02-115V

16.1.5 特殊用途

品目	数量	注文番号
密度測定セット (固体および液体用)		
セミクロ天びんおよび分析天びん用	1	YDK03MS
精密天びん用	1	YDK04MS

16.1.6 ひょう量台

品目	数量	注文番号
ひょう量台		
合成石製 (除震機能付き)	1	YWT03
木および合成石製	1	YWT09
壁掛けコンソール	1	YWT04

16.1.7 ひょう量用アクセサリ

品目	数量	注文番号
クロムニッケル鋼ひょう量スクープ、L 90 mm x W 32 mm x H 8 mm	1	641214

品目	数量	注文番号
スタンド		
ひょう量モジュール(目量10 mg 100 mg)の制御ユニットに対応	1	YDH03MS

16.1.8 試料ホルダー

品目	数量	注文番号
直径120 mmまでのひょう量容器とフィルターに対応する柔軟な試料ホルダー。標準ひょう量皿を用、セミマイクロ天びんおよび分析天びん用	1	YFH01MS

品目	画像	数量	注文番号
分析天びんおよびセミマイクロ天びん用ホルダー			
1.5 ml～2 ml反応槽用		1	YSH15
5 ml反応槽用		1	YSH19
ラボ用容器用		1	YSH23
ひょう量スクープ用		1	YSH26
直径150 mmフィルター用		1	YSH30
滴定容器用		1	YSH37
シリンジ用(横型)		1	YSH42
シリンジ用(縦型)		1	YSH46

17 Sartorius Service

機器に関する質問は、Sartorius Serviceにお問い合わせください。サービスのお問い合わせ先、提供しているサービス、お近くの販売店などに関する情報は、ザルトリウスWebサイト (www.sartorius.com) をご覧ください。

システムに関する不明点や不具合についてSartorius Serviceにお問い合わせになる際には、機器情報 (シリアル番号、ハードウェア、ファームウェア、設定など) をお手元にご用意ください。この情報は、製造元のIDラベルと「機器情報」メニューに記載されています (第4.5.1 機器設定メニューの概要章 (20ページ) を参照)。

18 適合と証明書

18.1 EU適合宣言

ここに添付する適合宣言は、本機器が引用されている指令に準拠していることを確認するものです。

M

ここに示す適合宣言書は、EEAで使用する適合性評価済み (検証済み) 天びん用です。この宣言書は安全な場所に保管してください。



Original



EG-/EU-Konformitätserklärung EC / EU Declaration of Conformity

Hersteller
Manufacturer

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
37070 Goettingen, Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Betriebsmittel
declares under sole responsibility that the equipment

Geräteart
Device type

Elektronische Präzisions-, Milligramm-, Analysen-, Semimikro-, Mikro-Klein- und Hochlastwaage
Electronical Precision, Milligram, Analytical, Semi micro, Micro-Small, and High-Capacity Balance

Baureihe
Type series

MCAvw-2x-y, MCEvw-2x-y,
v = 2.7, 3.6, 6.6, 10.6, 124, 125, 224, 225, 323, 324, 524, 623, 1202, 1203, 2202, 2203, 3203, 4202,
5201, 5202, 5203, 6202, 8201, 8202, 10202, 11201, 12201, 14202, 20201, 32202, 36200, 36201,
50201, 70200, 70201;
w = S, P; x = S00, S01, CEU, CFR, CCN, OBR, OIN, ORU, OJP; y = A, E, F, I, M, O, R, U

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Europäischen Richtlinien – einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen – entspricht und die anwendbaren Anforderungen folgender harmonisierter Europäischer Normen erfüllt:
in the form as delivered fulfils all the relevant provisions of the following European Directives – including any amendments valid at the time this declaration was signed – and meets the applicable requirements of the harmonized European Standards listed below:

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit
Electromagnetic compatibility
EN 61326-1:2013

2006/42/EG
2006/42/EC

Maschinen
Machines
EN ISO 12100:2010, EN 61010-1:2010

2011/65/EU

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
EN 50581:2012

Die Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

The person authorised to compile the technical file: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
International Certification Management
37070 Goettingen, Germany

Jahreszahl der CE-Kennzeichenvergabe / *Year of the CE mark assignment:* 18

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Goettingen, 2018-06-20

Dr. Reinhard Baumfalk
Vice President R&D

Dr. Dieter Klausgrete
Head of International Certification Management

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten EG- und EU-Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Sicherheitshinweise der zugehörigen Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies conformity with the above mentioned EC and EU Directives, but does not guarantee product attributes. Unauthorised product modifications make this declaration invalid. The safety information in the associated product documentation must be observed.

Sartorius Lab Instruments GmbH &
Co. KG Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany

電話: +49.551.308.0
www.sartorius.com

本書に掲載されている情報と図は、下記の日付のバージョンに相応します。
ザルトリウスは、製品の改良に伴い
予告なしに機器の技術、機能、仕様、設計を変更することがあります。
本書では、読みやすさを考慮して
男性形または女性形を使用しますが、
それにより、使用していない方の性も同時に表すものとします。
著作権について:
本取扱説明書(そのすべての構成要素を含む)
は、著作権により保護されています。著作権法の制限を超えた許可のない使用は禁じられています。
特に、転載、翻訳、編集は、使用する媒体に関わらず禁止されています。

© Sartorius Germany

最終更新:
11 | 2018

お問合せ先
ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
Tel 03-6478-5200 Fax 03-6478-5494
hp.info@SARTORIUS.com